

远红外快速节能干燥箱 新田

产品名称	远红外快速节能干燥箱 新田
公司名称	吴江市新田烘箱厂
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:新田 型号:841Y 材质:冷板
公司地址	中国 江苏 吴江市 运东经济开发区
联系电话	86 0512 63320348 13913050481

产品详情

品牌	新田	型号	841Y
材质	冷板	温度范围	0-300 ()
功率	21K (W)	主要用途	烘干，干燥，保温。
产品认证	ISO9001 9002		

概述：

841y型远红外快速节能干燥箱（以下简称干燥箱）采用国家经委重点推广的远红外加热新技术，远红外元件被加热后能幅射2—15微米以上远红外线，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得快速干燥之效果、达到缩短生产周期，节约能源、提高产品质量等目的。使用方便、效果显著、它广泛取代101型或202型等传统电热干燥箱。近几年，已被逐步推广，是一种理想的干燥设备。适用于电子、医疗卫生、大专院校和科研部门的车间或实验室。

结构：

干燥箱由角钢、簿钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室底部，一组加热器单独一个开关管理电源通断。具有水平送风强鼓风循环系统。干燥箱采用k型传感器做感温元件 xmt—131型温度调节仪进行测温 and 自动控温。

使用与注意：

- 1、 将本干燥箱安放在无腐蚀性气体的干燥室内水平处。
- 2、 电源输入端应装置专用的前级通断开关、并接受良好地线、以策安全。
- 3、 检查电源电压，电源接线无误后，才可通电使用。
- 4、 在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤（80—100 ）二小时后再开始升高温度，以利潮

气外泄增强绝经受性能和延长瓷伯寿命。

- 5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路层的测温孔中插入工作室，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用
- 6、本干燥箱烘烤效果较好，初次使用时、应请勤加以观察，避免过热烘坏工件造成损失。
- 7、使用时如感到热惯性稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率防止惯性过大造成超温。
- 8、取出烘烤物件，请勿撞击伸入工作室内的控温器部分，防止损坏控温器导致失灵。
- 9、如遇故障，请专业电工检修。
- 10、出厂时工作室搁板两块说明书合格证各一份。
- 11、本烘箱切忌烘烤易爆、易燃及按性物品，以防爆炸。

价格说明	可谈
产品数量	常年生产销售
包装说明	按客户要求