

标准品/对照品0-4度对照品储存柜 实验室冷藏冰箱

产品名称	标准品/对照品0-4度对照品储存柜 实验室冷藏冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

北京福意电器有限公司经过十几年的快速发展，北京福意电器有限公司福意联企业已成为一家自制率高达75%的知名企业。凭着高度一体化的经营综合实力十多年来福意联企业一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的，企业倡导追求扎实的质量关：“经营让消费者无可挑剔的精工产品”。时刻牢记：“用精致优美的产品、体现真诚的人文关怀”。,不断求取更大的企业发展空间，立足中国，放眼，打造中国及全球优良健康品牌，致力于把企业推向全球定向产品发展的高端位置！

中国药品生物制品检定所已能提供各类标准物质2930种，其中中药化学对照品650种，对照药材730种。

标准品/对照品0-4度对照品储存柜

实验室冷藏冰箱的储存温度分别为： 20 ± 4 、 -18 ± 4 、 4 ± 4 、 $2-8$

0-4度对照品储存柜 实验室冷藏冰箱产品介绍:本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保证储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

0-4度对照品储存柜 实验室冷藏冰箱产品参数：

0-4度对照品储存柜 实验室冷藏冰箱产品说明:

微电脑控制，LCD液晶显示温度参数； 外部大面积玻璃观察门，内部配置照明灯，方便观察； 产品内部搁板可随意调节；安全性能 优良的安全保护：温度上下限报警、仪器传感器故障报警、断电报警； 标配安全门锁，防止随意开启，保证物品安全；性能描述 优良操控，温控精度达1； 配备独特外门加热系统，有效防止外门结露； 聚氨酯保温层，优良保温效果； 产品采用丹佛斯压缩机，以及风机保证仪器优良运作；

0-4度对照品储存柜 实验室冷藏冰箱相关:标准品、对照品、标准溶液管理制度

1. 目的 建立其配制储存与使用管理制度，确保检测数据准确无误。
2. 适用范围 适用于检验室的规范管理。
3. 职责 标准品、对照品的采购、贮存、配制、保管及使用者负责，QC负责人负总责。
4. 内容
 - 4.1 对照品系指用于鉴别、检查、含量测定或校正，检定仪器性能的标准物质。标准品：系指用于中药材、中药饮片的含量测定的标准物质，检定菌由质保部指定人向生物检定所统一购买，人统一管理。每次用要登记，写清其品名、数量、用途、时间等。
 - 4.2 标准品、对照品应密封存放在无霜冰箱内，检定菌应存放在冰箱3~5℃之间。
 - 4.3 标准滴定液，应由QC主管负责人配制、标定，定期3个月后复标，并作好其配制，标定和复标的完整原始记录。若贮存期发现混浊、沉淀、变色等异常情况，应及时处理。
 - 4.4 配制质量要求
 - 4.4.1 配制不需标定的标准液可采用分析纯物质进行配制。其配制用水应为符合药典要求的纯化水。
 - 4.4.2 标定标准滴定液必须使用基准物质。为防其存放后可能吸潮，标定前应干燥恒重。
 - 4.4.3 根据药典规定：配制高酸滴定液时应在常温下进行，使用时温度与标定温差过大（不超过4℃或超过10℃以上），应折算或重新标定。
 5. 滴定液的标定和复标
 - 5.1 滴定液配制摇匀须放置三天后再标定，标定方法按药典执行。一般由一人标定，第二人复标，标定须作平行标定，并不得少于3次，且其结果的相对偏差不得超过0.1%。
 - 5.2 标定和复标二结果的相对偏差不得超0.15%，否则重标，如标定和复标误差符合要求，则将二者的算术平均值作为滴定结果。
 6. 复标合格的滴定液及配制好的标准溶液，须贴上标签，写明品名、浓度，配制日期、标定日期、温度、标定人、复标人、使用效期等。滴定液应定期复标，其使用期限一般为3个月。超过期限不得使用。
 7. 滴定液与标准液应按《中国药典》要求贮存，对光易变化的滴定液、标准液应贮于棕色瓶中，瓶口捆扎塑膜防潮、防污染，由人保管。超过使用期限的标准液及滴定液，保管员不得发放，使用人员不得使用。