

## 2-8 医用冷藏箱

产品名称	2-8 医用冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 库存:369 发货周期:1-2天
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

### 产品详情

福意联2-8 医用冷藏箱单锁双锁福意联企业致力于低温设备、冷藏设备、恒温设备、加温设备的开发、销售的科技型企业，拥有一批在冷藏，恒温，加温开发方面具有丰富经验的高素质设计人员的研发队伍，研发的产品广泛应用于实验室，医用，科研，，化工，电子，食品检测等行业。

#### 2-8 医用冷藏箱特色功能：

- 01.微电脑温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调
- 02.采用独立精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜
- 06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然
- 07.内置 电纽扣电池，断电报警
- 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在温湿的环境下使用
- 09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间

10.压缩机：采用全效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长材料

柜体材料：结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列欢迎来电咨询）

保温材料：密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

注意事项：

- 1、本产品按制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿私自调节各种元器件。
- 2、须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。
- 3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。
- 5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。
- 6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。

使用方法：

- 1、在使用之前，请先仔细阅读技术说明书。
- 2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，无须调节任何部件。
- 3、工作:待箱体湿度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。
- 4、停机:使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。
- 5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。
- 6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。
- 7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 8、开关机时长按开关机键即可。