

双门冰箱1000L（医用2-8）

产品名称	双门冰箱1000L（医用2-8）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:温度显示带锁
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

双门冰箱1000L（医用2-8）公司-

北京福意电器有限公司是集经营销售为一体实验室、医疗温度相关设备的公司。公司主要经营：医用冰箱，-20℃冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，甘露醇恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜..公司与优良多大中院校,实验室合作，*好评。公司一贯坚持“以德敬人、以诚立人”的经营方针，结合市场变化和客户要求，致力于同客户建立长期的合作伙伴关系，为客户提供“需求分析、产品选型、人员培训和”等*完善，赢得了经营厂商和用户的广泛好评。

双门冰箱1000L（医用2-8）产品说明：本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

双门冰箱1000L（医用2-8）参数：FYL-YS-828LD参数1.额定电压：AC220V2.输入功率：310w3.箱体尺寸(mm)：1265×680×1830mm4.有效容积：828L5.温度范围：2~48℃（每度可调控）6.制冷剂用量：R600a(165g)7.净重：247kg。8.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。10.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。11.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。12.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚

壁快速导冷铜管，温度高。13.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。14.门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品。15.采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。16.箱体采用优良的彩涂板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。17.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。18.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。19.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

设备类型	型号	温度()	产品用途	容积 (L)	产品参数 (m m)
2-8度冷藏箱	FYL-YS-100E	2-8	冷藏	100L	480 × 490 × 840
2-8 多冷藏箱	FYL-YS-66L	62L		430 × 480 × 645	
	FYL-YS-88LL	88L		480 × 470 × 840	
多功能4-38度恒温箱	FYL-YS-50LK	4-38	冷藏/恒温/加热	50L	430 × 488 × 535
	FYL-YS-100L			480 × 490 × 840	
	FYL-YS-138L			138L	550 × 560 × 840
智能型2-48度恒温柜	FYL-YS-150L	2-48	冷藏/恒温/加热	150L	595 × 570 × 870
	FYL-YS-230L			230L	595 × 570 × 1200
	FYL-YS-280L			280L	595 × 570 × 1445
	FYL-YS-310L			310L	595 × 680 × 1293
	FYL-YS-430L			430L	595 × 680 × 1805
对开门恒温冷藏设备	FYL-YS-828L	2-48	恒温/冷藏	828L	1267 × 680 × 1818
	FYL-YS-1028L			1028L	1267 × 680 × 2105
福意联宽温立式设备	FYL-YS-151L	0-100	恒温/加热/干燥/恒温测试	595 × 570 × 880	
	FYL-YS-281L			595 × 570 × 1460	
	FYL-YS-431L			595 × 675 × 1813	

双门冰箱1000L (医用2-8) 特点：

微电子处理器，优良控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度； 独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发qi，将优良的控制器的、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷； 聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗； 功率小、节能省电，节能；风冷、进口压缩机、制冷速度快； 超大容量，人性化设计的储物架，物品分隔分类方便拾取； 温度控制更优良温度宽泛在2-8度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；

双门冰箱1000L (医用2-8) 相关：常用遮光保存你知道有些是需要遮光保存的吗？有些在光照下会使有效成分的含量降低而造成失效；有些光照后又会发生理化性质的变化，甚会产生有害物质，危害健康。因此这些应该用不透光的容器盛装保存，例如棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器。通常需要遮光保存的常用，包括以下几类：1.滴眼剂：如普罗*胺、水杨酸扁豆碱、毛果芸香碱、利巴韦林、盐酸

乙基优良、优良阿托品、丁卡因、利福平等。2.外用消毒防腐剂：如过氧化氢溶液、呋喃西林溶液、硝酸银溶液、聚维酮*溶液、*酞、磺胺嘧啶银乳膏等。3.镇痛药：如哌替啶注射剂、复方氨基比林片剂及注射剂、芬布芬胶囊等。4.利尿药：如呋塞米片及注射剂、依他尼酸片、布美他尼片及注射剂、氢噻嗪片、乙酰唑胺片等。5.止药：如卡巴克洛片、酚磺乙胺注射剂。6.平喘药：如氨茶碱片或注射剂、茶碱片等。7.抗结核药：如对氨基水杨酸钠、优良片剂及注射剂、利福平片等。8.维生素类：如维生素C、维生素K注射剂、绝大多数维生素B族片及注射剂、赖氨酸、谷氨酸钠注射剂等。9.生物制剂：如核糖核酸、抑肽酶注射剂、辅酶Q10片等。对于说明书中要求遮光保存的，应尽量将其在原包装盒内保存；如果原包装已损坏或从取来的药是分装的散片，可以把他们放在不透明的优良的瓶子或盒子中储藏。