

# 汉显智能定硫仪 华强

产品名称	汉显智能定硫仪 华强
公司名称	鹤壁市华强机电设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华强 型号:KZDL—8型 测量范围:0-10 ( % )
公司地址	鹤壁市山城区朝阳街中段
联系电话	0392-2639366

## 产品详情

品牌	华强	型号	KZDL—8型
测量范围	0-10 ( % )	分析时间	3--9分钟 ( s )
电源电压	220V ± 20% ( V )		

本公司生产的hzdl--8型汉字智能定硫仪，主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量，是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。该仪器是依据gb/t214-1996中库仑滴定法而设计的，是在kzdl系列、以及现有国内其他测硫仪的基础之上改进研发而成的。改善了kzdl—3a型线性不好，零点漂移，需手动控制电解开关，手动调节炉流等不足之处。该仪器的全部测定过程采用微处理器智能控制，新增加了如：自动控制电解开关、pid模式控制炉流等诸多智能控制功能；并由微处理器对测试数据进行多种校正和处理，使得测定数据稳定，平行样好，结果的准确度和精确度优于国标gb/t214-1996要求，且大屏幕汉字显示，人机界面友好，键盘操作简单易学好用，自动化智能控制程度较高，体积小巧等诸多优点，故是目前实验室较理想的测硫仪。

本仪器较同类测硫仪相比，具有如下特点：【1】人机界面友好，键盘操作简单易学好用。【2】炉温采取pid模式控制炉流，控温精度高，可有效保护硅碳管，延长使用寿命。【3】设定炉温，修正等可直接通过键盘输入改变。【4】智能控制电解开关的开与关，不会因开、关机的顺序而产生过电解现象。【5】做煤样时可以随时查看炉温、炉流、指示电压、进程时间及含硫量，试验过程一目了然。【6】自动判断滴定终点，缩短实验时间，提高工作效率。【7】若输入了水分值，则计算、打印干剂硫和水分值。【8】本仪器可以掉电记忆最新的30个历史记录，并可随时打印历史记录。

### 主要技术指标

【1】硫的测量范围：0-10%【2】试样燃烧分析时间3--9分钟，，智能判断滴定终点返回。【3】控温：精度 $1150 \pm 5$ 。测温：精度0.5级；加热体为硅碳管，高温区长度 90毫米，温度为 $1150 \pm 5$ （根据需要可调节温度）。【5】升温速度：25--30 /分，约35分钟可达1200。【6】电解池：容积为450毫升，金属铂电极。【7】仪器的稳定性：开机1分钟之内进入稳定状态。【8】供电电源：220v ± 20% 50hz。【9】仪器尺寸(mm) 控制器：365 × 155 × 340 高温炉：580 × 250 × 270 净化器：258 × 300 × 360

