

# 潍坊济南烟台实验室家具，落地通风柜定制厂家

产品名称	潍坊济南烟台实验室家具，落地通风柜定制厂家
公司名称	山东鑫广实验设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区崔家庄工业园
联系电话	13853666190

## 产品详情

山东实验室家具，山东落地通风柜，山东全钢通风柜

免费上门测量，提供设计图，安装！

### 一、设备介绍

通风柜，又称通风橱，是实验室，特别是化学实验室的一种大型设备。主要用途是减少实验者和有害气体的接触，保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散。

### 二、操作规程

- 1、打开通风橱电源开关。
- 2、打开照明开关和风机开关，并选择合适的风速。
- 3、在使用过程中，实验装置应放在通风柜内柜台面，距离操作口大于150mm的地方，防止有害物质溢出，且实验装置不应遮挡排风口。
- 4、做任何实验操作时，必须将防爆玻璃窗拉下，以起保护作用。防爆玻璃窗离通风柜台板45 cm左右视为正常工作时的安全高度。此时玻璃视窗大约开至使用者手肘处（半开），操作人员可将手伸入通风柜内进行实验，而胸部以上则受防爆玻璃面所屏护。
- 5、若操作人员中途离开、暂停实验或者柜内实验自行反应时，应将防爆玻璃窗拉至位置。
- 6、实验操作完毕后，让排风机继续运转约1-2分钟，以确保柜内有毒气体和残余废气全部排出。
- 7、关闭通风柜内设备电源以及水、电、气开关，关闭照明和风机开关，关闭总电源，并将防爆玻璃窗降至位置。

### 三、注意事项

- 1、使用通风柜之前，先开启排风机后才能在柜内进行实验工作。
- 2、使用通风柜时，必须在工作台面上进行操作，切勿在柜外做危险、有毒的实验，以免有毒气体挥发到室内，危及到实验人员的安全。
- 3、实验人员在通风柜实验进行中时，应避免将头伸入防爆玻璃窗内。
- 4、做低爆炸和飞溅性实验时，必须拉下通风柜防爆玻璃活动面板，严禁在柜内进行有强烈爆炸性的实验，以确保操作者的安全。
- 5、操作实验时,切勿用头、手等身体任何部分,甚至其它硬物碰撞玻璃窗。
- 6、禁止在通风柜内存放或实验易燃易爆物品。
- 7、禁止在通风柜内私自连接插线或者电线。
- 8、禁止将防爆玻璃窗拉得太高，仅在组装、调试内部仪器设备或清洁柜内时方可出现，否则会导致有害气体不能完全排出。
- 9、当通风柜不做实验时应将防爆玻璃窗降至位置。
- 10、实验结束后，关上所有的电源，再对通风柜进行清洁，清除溅在台面或侧板的杂物及溶液，切勿在带电或电机运转时清理。
- 11、通风柜内应避免放置过多非必要物品、器材，以免干扰空气的正常流动。
- 12、不宜长时间在通风柜内使用电炉，以免影响通风柜的使用。若使用应在电炉的下面垫上石棉垫或隔热板。
- 13、定期对排风电机检查，如发现问题请与售后服务部联系，切勿自行维修。

山东鑫广实验设备科技有限公司成立于2007年，作为实验室整体解决方案服务商，提供从实验室设计、实验室工程、实验室家具、实验室设备、实验室耗材、到实验室服务等实验室建造一站式服务，致力于研发、设计、生产实验室家具等产品及相关配套设备，并提供实验室建设解决方案的新型高科技企业。

公司下设研发生产车间、营销服务中心，在全国拓展分销网络和办事处，为客户提供产品和服务。