

# GJ-1密封式制样机，实验室密封式制样机，实验室球磨机

产品名称	GJ-1密封式制样机，实验室密封式制样机，实验室球磨机
公司名称	长沙天创化工工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长沙天创 排矿方式:粉末型 型号:GJ-1
公司地址	长沙市天心区五一西路189号锦绣中环大厦16层25号房
联系电话	86 0731 84027560 15802613356

## 产品详情

品牌	长沙天创	排矿方式	粉末型
型号	GJ-1	适用物料	对原材料的制粉
应用领域	实验室球磨机	装球量	罐的1/3 (t)
给料粒度	小于13 (mm)	出料粒度	80 ~ 200目 (mm)
产量	100g (t/h)	电机功率	0.75-1.5KW (KW)
重量	4 0 kg (kg)	结构形式	立式
球磨机长度	中长磨机	磨矿方式	干式
产品简介：			

gj系列密封制样机,主要用于对原材料的制粉,专用于粉碎研磨具有一定硬度的非金属矿物质,如:煤、焦炭、矽石、各种矿石等。以供化验使用。其工作方式为振动研磨式。物料装在料钵内,料钵内有破碎环和破碎锤,在高速旋转中料钵形成振动和研磨功能,物料被破碎环和破碎锤击碎研磨,在2-6分钟内迅速将物料制成80-200目(0.175-0.075mm)微粉状的试样,直接用于化验。本机设计合理,结构紧凑,维修方便,操作便捷。在煤炭、炼焦、有色金属冶炼、采矿等行业化验方面得到广泛应用。设备可选配电子定时器。研磨料钵密封无样品损失,并采用特种抗磨材料制造,使用寿命长。本机运转平稳,噪音低,小型机底脚不需要固定。整机密封设计,符合环保和安全生产要求。粉碎研磨的主要部件料钵有:普通合结钢型、高锰钢型、耐磨合金型、铬钢型、碳化钨型等。按不同钢铁材料的料钵,能粉碎的矿石物料的硬度也不同。

## 产品原理

工作原理：物料放入密封的料钵内,料钵内有破碎锤和破碎环,电机带动偏心锤高速旋转,形成振动撞击力和摩擦力,将物料制成粉状。

功能特点：

制样粒度均匀，速度快，工作可靠代表性符合国标要求。制样不需筛分可直接使用，工序少，生产效率高。粉碎室密封设计，无粉尘污染，符合环保要求。运转平稳，噪声小，符合安全生产要求。

技术参数

产品型号 gj-0gj-1gj-2gj-3最大装料量 50g100g200g100g × 3

装料粒度 <13mm<13mm<13mm<13mm

出料粒度 80 ~ 200目 ( 0.2mm )

粉碎时间 1 ~ 5min

使用电源 二相220v 三相ac380v ~ 10% 50hz

功率 0.75-1.5kw

整机重量 2 5 kg 4 0 kg 8 0 kg 1 4 0 kg

外形尺寸250 × 250 × 360 500 × 500 × 720 500 × 500 × 720 500 × 500 × 720

使用注意事项：

1. 本机启动前，要认真，检查机壳各部螺栓是否拧紧，电机电源线是否漏电，破碎锅体要牢固放置，压

紧部分是否压紧可靠，待检查各部装置并确定无异常时方可启动机器；

2.机器运行时密切关注有无异常噪音，剧烈震动，螺栓松动等现象，如发生异常现象，必须停车检查，检修，试运转正常后方可使用；

3.经常检查破碎锅，破碎环，破碎锤是否平整，如出现深坑就应该更换；

4.更换断裂弹簧时要将6只弹簧一起更换或隔开更换2只，不能只更换一只，那样会因为新旧弹簧弹性强度不匀引起再次断裂，出现事故；