

QM-1超细磨实验滚筒式球磨机,实验室球磨机,滚筒式球磨机

产品名称	QM-1超细磨实验滚筒式球磨机,实验室球磨机,滚筒式球磨机
公司名称	长沙天创化工工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长沙天创 排矿方式:粉末型 型号:QM-1
公司地址	长沙市天心区五一西路189号锦绣中环大厦16层25号房
联系电话	86 0731 84027560 15802613356

产品详情

品牌	长沙天创	排矿方式	粉末型
型号	QM-1	适用物料	10mm
应用领域	实验室球磨机	筒体转速	20~350r/min可按客户要求 (r/min)
给料粒度	10mm (mm)	出料粒度	300目 (mm)
电机功率	370 (KW)	结构形式	卧式
球磨机长度	短磨机	磨矿方式	干式和湿式

一、产品简介：

实验/轻型辊筒球磨机是实验室、小批量生产用超细研磨、混合设备。该机美观新颖，结构紧凑，操作方便，工作效率高，磨细粒度均匀，是科研、教学、试验、生产的优选设备。可广泛在电子材料、磁性材料、生物医药、陶瓷釉浆、非金属矿、新型材料等行业使用。

二、产品原理：

球磨机工作时，筒体内的研磨介质和物料一起随筒体转动提升到一定高度，由于重力作用而脱离筒壁沿抛物线下落，物料在研磨介质的冲击作用和研磨介质的滚动和滑动产生的摩擦和剪切作用下粉碎。

三、产品参数

--	--

	规格型号					
	qm-1	qm-2	qm-3	qm-5	qm-10	qm-15
研磨有效体积 (l)	1	2	3	5	10	15
功率 (w)	370	370	370	370	750	750
电压 (v)	220	220	220	220	220	220
负载 (kg)	8	10	20	30	40	50
调速方式	无级调速	无级调速	无级调速	无级调速	变频调速	变频调速
最大转速	200	200	200	200	250	250
外形尺寸	640*320*200	660*330*200	680*350*200	720*370*200	785*420*250	825*425*250
研磨罐材质	陶瓷、不锈钢、刚玉、聚氨酯、尼龙等					
适用磨介质	氧化铝、氧化锆、玛瑙、铬钢、不锈钢等					

注：特殊规格和要求可以定做；

四、特点：

- 1.本机结构紧凑，操作简单；
- 2.工作效率高，磨细粒度均匀；
- 3.通过调整从动胶辊可以使用一定范围内的不同外径的球磨罐；
- 4.换罐方便，能进行干湿磨；

五、产品选型帮助：

- 1.型号说明：qm-（体积）-（a调速型，b普通型）

如：qm-5-a 为5l调速型辊筒球磨机；

2.根据研磨量确定机器型号；

3.根据物料性质选择不同材质的球磨罐（或不同球磨罐内衬）和研磨球；

六、产品使用注意事项：

1.严禁超重负荷启动；

2.操作时要求轻拿轻放，出现异常时应立即停机；

3.装球磨率不能超过磨筒有效体积的70%；当装球密度过大（如钢球）不能转动时应考虑减少装球率；

4.研磨前球磨筒盖子必须保证盖紧不漏；

5.电气部分应保持干燥、通风，避免短路、烧毁；

6.当磨筒大小变更时要调节从动胶棍（与两胶滚夹角120度左右为宜），调节时注意两轴的平行度，以球磨筒滚动平稳不脱轨不往一头走为宜；

七、付款、发货、收货：

一般款到发货，货款也可以通过物流代收，根据合同来定；发货方式和途径主要是物流发到所在城市自提，也可以送货上门，但需要送货费；小件也可以发快递但运费要高一倍以上；货到了物流会根据收货人的联系方式，电话或短信通知提货；收货时要进行验收，看包装是否完好，若包装破损造成产品损坏或丢失可以追求物流责任，请及时电话联系；

八、产品质量保证与服务：

本产品除人为或非正常使用损坏除外，实行质量三包，保修期一年，设备故障时请电话及时联系，并说明故障原因；