

火燥机械水加热真空干燥箱 水循环加热真空干燥箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 火燥机械水加热真空干燥箱 水循环加热真空干燥箱 |
| 公司名称 | 南京火燥机械科技有限公司 |
| 价格 | 36800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:火燥 型号:FZG 操作方式:间歇式 |
| 公司地址 | 中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室 |
| 联系电话 | 025 - 85774767 18761088861 |

产品详情

箱体内壁夹套加热技术是在箱体内壁的外侧设置了加热夹套，加热夹套内通入热水或蒸汽，使箱体内壁温度升高（此温度可控），从而在源头上消灭了箱内水蒸汽在箱内冷凝的先决条件，由此大大降低了设备的能耗。与此同时，由于箱壁温度的升高，使得箱内热损耗降低、物料受热更加均匀，从而大大的提升了设备的干燥效率。

操作规程：

- 1、首先将料盘及烘箱内部清洗干净。

- 2、将料盘装满待烘物品，待烘物不能堆积太厚，要平摊均匀，放上台车推入箱内，关好箱门，开始工作。
- 3、打开“电源开关”旋钮，此时“电源指示”灯亮，设定好药物所需的烘干温度。打开“风机开关”旋钮，此时“风机指示”灯亮
- 4、然后打开“加热开关”旋钮，使加热系统开始工作。
- 5、当加热温度升至设定温度时，加热系统自动停止工作，恒温开始，当烘箱温度低于设定温度值时，加热系统自动重新开始工作，烘箱就是利用这种方式周而复始的工作来温度的。
- 6、当工作结束时，先关闭“加热开关”旋钮，待温度降至室温时关闭“鼓风关”旋钮，使加热系统、鼓风系统停止工作。
- 7、后关闭电源开关，关闭总闸，此时工作程序结束。