

ST-B200研钵式研磨仪

产品名称	ST-B200研钵式研磨仪
公司名称	北京旭鑫盛科仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区万家嘉业创业园A区
联系电话	010-53386758 13581733251

产品详情

ST-B200臼式研磨仪是一台通用型、多功能的研磨粉碎仪器。可对软性、硬性、脆性、粘性、潮湿的样品进行混合、研磨，干磨、湿磨、冷冻研磨均可。多种防污染研磨套件可选，防止研磨过程中对样品的污染。产品应用

适用于软性、硬性、脆性、粘性、膏糊状样品 土壤、煤、焦炭、岩石矿物、玻璃、植物、农产品、材料、建筑原料、药品、陶瓷、食品、香料、水泥等 工作原理 样品在进料口进入研钵，在旋转的研钵与研杵之间不断的进行挤压，摩擦，根据不同的样品调节研杵的位置、压力，样品在铲料头的作用下被反复不断的挤压、摩擦、混合，实现了样品的均质化、混合化。技术特点 液晶触摸屏操作方式，简单方便快捷 研杵压力有刻度显示，可随时调节研杵压力，避免损坏研钵和研杵 研磨时间控制到秒，结果具有可重复性 适合干磨、湿磨和冷冻研磨 间歇模式适合热敏性样品研磨 门控装置-保护罩开启，仪器自动停止运行 7种不同材质的研磨套件可选择，满足不同实验需求 更换研钵、研杵简单，无需使用工具 可显示研磨负荷状态，过载自动停机，保护仪器 选用大扭矩、静音减速电机，噪音低输出能量高 仪器配有强磁防干扰系统，仪器运行稳定

技术参数 工作原理 摩擦、挤压 进料尺寸 10mm
出料尺寸 约10~20um (根据样品特质而定) 批次处理量 10~230ml
(根据样品特质而定) 储存程序
10种储存程序 时间设置
1s~99min59s (连续可调，液晶显示) 转 速
20~150r/min (连续可调，液晶显示) 间歇模式 有 间歇时间
1s~99min59s (连续可调，液晶显示) 间歇运行时间 1s~99min59s
(连续可调，液晶显示) 研磨套件 玛瑙、不锈钢、硬质钢、碳化钨、氧化锆、刚玉、硬
瓷 (可选) 功 率 200W
电源数据 AC 220V ± 10%，50Hz