

聚同JTWB-4微波消解仪温压双控系统4位智能微波消解设备

产品名称	聚同JTWB-4微波消解仪温压双控系统4位智能微波消解设备
公司名称	杭州聚莱仪器有限公司
价格	53400.00/台
规格参数	品牌:聚同 型号:JTWB-4 产地:浙江杭州
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦3幢二单元1127室
联系电话	13115717850

产品详情

聚同JTWB-4微波消解仪温压双控系统4位智能微波消解设备

产品说明：

JTWB系列高通量智能微波消解仪是指在密闭容器里，采用微波加热原理，在高温高压条件下达到样品前处理目的的仪器。并为样品提供了快速，安全，自动化的解决方案仪器，主要应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。

主要特征：

1. JTWB系列高通量智能微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制，延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性，
2. 腔体采用52L大容积不锈钢腔体材料制作而成，自锁式缓冲炉门，当反应异常时，缓冲结构使操作人员人身安全和炉门结构完整，炉门和腔体结合紧密，微波泄漏符合相关标准。
3. 仪器采用温、压双控系统对合成实验的压力和温度进行控制，实时显示。
4. 360°往返连续旋转，微波均匀，使各个样品微波环境相同，提高实验结果的一致性。
5. 当罐内的压力过设定的保护值时，微波会自动停止加热。
6. 安全膜具有双保险功能，当罐内的压力过膜所能承受的压力时，膜先行破裂，气体泻出，防止罐体受损和对人体的伤害。

微波消解仪的维护规程：

- 1.仪器维护人员必须经过仪器公司的培训。
- 2.仪器外壳可用中性试剂清洗，或用软布蘸去离子水清洗，水不得进入仪器内部。
- 3.仪器内壁有酸等试剂时，及时用软布和水清洗干净。
- 4.TFM容器和盖子清洗：用1：1的硝酸浸泡12小时，再去离子水冲洗。如有结垢，可用软布擦洗。也可在容器中装50ml的去离子水，编写下列程序，5min、600w，160度，再15min，600w，160度，运行消解程序。倒去水，并用去离子水清洗。自然干燥，或在烘箱中120度下烘干。
- 5.转子上除容器以外，其它部件使用去离子水擦洗，同时保持干燥，方可使用。不得使用酸清洗！
- 6.对安全弹簧片，使用检测工具检测，必须正常。
- 7.主控盖使用时，不容许有泄漏试剂的情况发生，如有，请及时更换盖子等，温度传感器陶瓷井中不允许进水和其它试剂（酸等）。
- 8.温度传感器检测正常。
- 9.对容器保护套使用后，可能有黄色痕迹，是硝酸引起，用后及时清除，不会影响使用。
- 10.新旧容器推荐分开使用，如容器性能改变，及时更换。 11.及时作好维护记录，备案。