

# 元素分析JT-12拍打式无菌均质器玻璃窗可视化送均质袋

产品名称	元素分析JT-12拍打式无菌均质器玻璃窗可视化送均质袋
公司名称	杭州聚莱仪器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:聚同 型号:JT-12 产地:浙江杭州
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦3幢二单元1127室
联系电话	13115717850

## 产品详情

### 元素分析JT-12拍打式无菌均质器玻璃窗可视化送均质袋

JTONE品牌拍打式均质器常应用于食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干；药品的微生物分析等。固体样品中提取细菌的过程变得操作简单，只需将样品和稀释液加入到灭菌的样品袋中，然后将样品袋放入拍打式均质器中即可完成样品的处理。减少了样品的处理和准备时间，处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析，没有样品的变化和交叉污染的危险。

#### 主要特征：

1. 拍打式均质器大屏幕液晶显示；可调整的均质时间和均质速度；可储存三组工作程序
2. 灭菌型一次性滤袋，保证卫生和安全；玻璃透明窗口易于观察
3. 拍打式均质器全开启式门，易于清洗；拍打式均质器具有停电数据恢复记忆功能
4. 拍击器可调整前后距离，使厚/薄样品的处理达到更好的均质效果。
5. 均质柔和、减少样品污染、损伤或升温，不需要灭菌处理，不需洗刷器皿。
6. 样品用均质袋密封封装，与均质仪不直接接触，不需进行系统清洗。

7. 渐进式均质，细胞保护功能；均质器内腔采用全不锈钢系统；废液槽以防止样品袋泄漏。

**注意事项：**

1. 电源插头须插紧到位，出现松动可能影响电脑控制器造成死机，如出现死机现象，请关闭后侧电源开关，关机3分钟后重新启动。2. 在锤击板工作时请不要随意打开均质器门，以免样品液溢出。应按“开/停”建，设备自动停止运行。当把门关上后，再按“开/停”建，设备自动完成余下工作。切勿颠倒操作。3. 仪器长期不使用应切断电源，拨去插头。防止拍打式均质器内部电子元器件老化。4. 均质器门底部为防止均质袋意外破裂，便于清洗溢出物，底部设计为空的，可放置接水盘，所以仪器运转时请勿用手从底部伸入，以免纹伤手指。均质器工作时不要打开均质器门，造成不要的损失。5. 机器在运转前，请仔细查看均质箱内有无异物，以免工作时发生故障和损伤均质袋。6. 硬块，骨状，冰状物等坚硬锐利的物质不宜使用，以免破坏均质袋。7. 仪器和均质袋的存放都应避免阳光的直接照射，均质袋应存放在无阳光或避免紫外线照射的地方，以免老化。8. 量少时，需加快速度时，均质物纤维比较坚韧时，则可用后面旋钮调节拍击板与可视窗的间距，来达到更好的均质效果。注意调整的距离，避免发生空击等损伤拍打式均质器的情况发生。