

科研院S02-3000二氧化硫蒸馏仪三联不带制冷检测仪现货

产品名称	科研院S02-3000二氧化硫蒸馏仪三联不带制冷检测仪现货
公司名称	杭州聚莱仪器有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:聚同 型号:S02-3000 产地:浙江杭州
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦3幢二单元1127室
联系电话	13115717850

产品详情

科研院S02-3000二氧化硫蒸馏仪三联不带制冷检测仪现货

产品说明：二氧化硫蒸馏仪（也叫二氧化硫测定仪）主要原理是根据药典中所提供的检测方法，将中药材以蒸馏法进行处理，样品中的亚硫酸盐系列物质加酸处理后转化为二氧化硫，后随着氮气流带入到含有双氧水的吸收瓶中，双氧水将其氧化为硫酸根离子，采用酸碱滴定法测定，计算药材及饮片中的二氧化硫残留量。主要适用各类中药生产企业，中药科研院所，以及与硫磺熏蒸相关的食品生产企业等，用于常规二氧化硫残留量测定。该设备集加热、蒸馏、水循环及氮吹等功能为一体，可同时处理3-6个样品，配置独立精密氮气流量控制系统。并可配备氮气发生器。

主要特征：1、选用密封红外陶瓷加热套，集热性好，加热效率高，并可防止液体洒漏引起的设备损坏问题。2、全触屏控制，人机交互界面，操作简单易控。3、加热装置独立控温，设有高、中、低三档加热速率控制功能，加热功率可调。4、加热计时功能，蜂鸣提醒，自动停止加热。5、外置冷却水循环机（内置可选），无需外接自来水冷却。6、配置独立精密氮气流量控制系统，并可配置氮气发生器。

安装方法：

在安装仪器前，对安装的台面，电源，安装空间进行检查，确保台面牢固，电压稳定，空间满足。

1. 安装横梁，玻璃器皿，根据安装图纸将横梁，冷凝瓶固定架，冷凝瓶，蒸馏瓶安装到仪器上，然后将循环水水管连接。

2. 接通电源，将硅胶管一侧放在水槽里面（不能直接接自来水龙头），另一侧与仪器进水口（加水口）连接，然后打开主开关，点击显示屏的注水开关，水箱开始进行注水，机器补水结束后会自动停