

小型震动球磨仪 震动球磨仪 北京旭鑫盛科仪器设备

产品名称	小型震动球磨仪 震动球磨仪 北京旭鑫盛科仪器设备
公司名称	北京旭鑫盛科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区万家嘉业创业园A区
联系电话	13581733251 13581733251

产品详情

组织研磨仪产品特点

以下内容是由北京旭鑫盛科有限公司提供，希望对同行业有所帮助！

1. 垂直振荡：稳度大，样品破碎；
2. ：2分钟内完成样品破碎；
3. 通量高：一次*多处理2 × 96个样品；
4. 处理量大：2 × 50ml钢罐可破碎大体积的样品；
5. 适配器范围广：2 × 96 × 2ml适配器、2 × 48 × 2ml适配器、2 × 24 × 5ml适配器、2 × 10 × 7ml适配器可自由选择；
6. 安全性高：具备安全门及安全锁；
7. 无交叉污染：样品管在破碎过程中处于全封闭状态，避免交叉污染；
8. 低噪音：仪器运行过程中，噪音小于70dB，不会对其它实验或仪器产生干扰。

组织研磨机的详细介绍

以下内容是由北京旭鑫盛科有限公司提供，希望对同行业有所帮助！ 组织研磨机具有对称的一对高速大振幅的摇臂，研磨罐在水平方向上进行高频钟摆式振动，研磨球在惯性的带动下以高能量反复撞击及摩擦，震动球磨仪，从而达到粉碎研磨的效果。

研磨罐的运动是与罐内研磨球的运动进行叠加，实验室震动球磨仪，将样品充分混合。混合效果可以通过使用多个不同直径的小研磨球来得到进一步的提高，高通量组织研磨机研磨时使用多个不同直径的小研磨球可以大大提高样品的均混度。生物细胞就可以通过使用大量小球(如玛瑙球)进行细胞破壁。球与球之间的巨大撞击和摩擦可有效地实现细胞的破壁。

组织仪器的需这样操作

想要了解更多主营各种研磨仪，粉碎仪，破碎仪，自动震动球磨仪，筛分仪等前处理设备的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

- 1.将处理好的样本、研磨球依次加入离心管中；
- 2.将装好样品的离心管放入适配器中；
- 3.将带有样品的适配器放入液氮中冷冻数分钟；
- 4.将冷冻后的样品和适配器放在夹具中间，调整好位置；
- 5.将夹具放在样品台上，小型震动球磨仪，定位槽定位，旋紧垂直定位旋钮，安全锁归位；
- 6.盖上仪器的安全门；
- 7.设置振动频率、振动时间；
- 8.启动仪器，执行破碎过程；
- 9.等待仪器完全停止振动后关机，打开安全门，取出样品；
- 10.仪器的归位。

小型震动球磨仪-震动球磨仪-北京旭鑫盛科仪器设备由北京旭鑫盛科仪器设备有限公司提供。“研磨仪,粉碎仪,破碎仪,筛分仪等前处理仪器”选择北京旭鑫盛科仪器设备有限公司，公司位于：北京市昌平区万家嘉业创业园A区，多年来，北京旭鑫盛科坚持为客户提供好的服务，联系人：宋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京旭鑫盛科期待成为您的长期合作伙伴！