

# 尼康显微镜SMZ745

产品名称	尼康显微镜SMZ745
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼康 型号:SMZ745 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

尼康显微镜SMZ745

适用范围电子、半导体、航空航天、材料、高分子、性价比显微镜

放大倍数6.7倍到50倍

可配LED透反射光源底座

可配LED环形光源

可配胚胎观察底座

显微镜操作流程：

- 1) 显微镜属于精密仪器，操作时要小心，尽量避免突然和剧烈震动。
- 2) 不要在阳光直射、高温或高湿、多尘、以及容易受到强烈震动的地方使用显微镜。
- 3) 只能用张力调节环来调节粗调焦旋钮的张力。
- 4) 移动显微镜时，要用一只手小心托起显微镜架，另一只手抓住显微镜背面的凹型把手

。

显微镜观察步骤：

1 打开电源。

2、转动显微镜物镜转换器，体视显微镜用低倍物镜进入显微镜光路，物镜转换器停留在听见咯噔声的位置即为位置。

3、将预先制作好的标准片放在载物台上，并用标本夹固定好。

4、转动X轴旋钮和Y轴旋钮，将标本移进光路，即眼睛从观察筒中能观察到清晰的图像。

根据需要可以适当调节目镜筒的瞳距，并根据需要调节调焦手轮以达到合适的倍数。

5、调节的同时可以调节亮度调节旋钮，以达到合适的图片质量。

6、不断调整上述步骤，开始观察。

7、观察结束，调低亮度，切断电源。