

元素分析JT-12拍打式无菌均质器整机不锈钢全国包邮

产品名称	元素分析JT-12拍打式无菌均质器整机不锈钢全国包邮
公司名称	杭州聚莱仪器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:聚同 型号:JT-12 产地:浙江杭州
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦3幢二单元1127室
联系电话	13115717850

产品详情

元素分析JT-12拍打式无菌均质器整机不锈钢全国包邮

拍打式均质器，又称拍打式匀浆机，拍打式匀浆器。主要用于生物技术领域的组织分散、医药领域的样品准备、食品工业的酶处理以及在制药工业、化妆品工业、油漆工业和石油化工等方面。本仪器工作原理是：将原始样本（大的需要剪成约10×10mm块状），与某种液体或溶剂放入均质袋，经本仪器的锤击板反复在样品均质袋上锤击，产生压力、引起振荡、加速混合、从而达到溶液中微生物成分处于均匀分布状态。本仪器适用于脑、肾、肝、脾等组织及微生物的均质处理，广泛应用于食品、药品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域。

该装置设有全开启式玻璃透明窗口门，易于清洗，玻璃透明窗口易于观察。采用大屏幕液晶显示，工作时间和均质速度智能可调，拍击器也可任意调整前后距离。可有效的分离实验样品表面和被包含在内的微生物均一样品，样品使用一次性无菌均质滤袋隔离操作，不与仪器接触，无样品泄露而不需进行系统清洗，具有方便快捷、结果准确、均质柔和、样品无污染、没有损伤、不升温、不需灭菌处理，不需洗刷器皿的特点，重复性好的要求。本产品也适合肿瘤组织(如肠癌、胃癌、肝癌、乳腺癌)的匀浆，既可得到大量的单细胞。可通过延长均质时间，对组织细胞实现柔软的破碎。

注意事项：

- 1.电源插头须插紧到位，出现松动可能影响电脑控制器造成死机，如出现死机现象，请关闭后侧电源开关，关机3分钟后重新启动。
- 2.在锤击板工作时请不要随意打开均质器门，以免样品液溢出。应按“开/停”建，设备自动停止运行。当把门关上后，再按“开/停”建，设备自动完成余下工作。切勿颠倒操作。
- 3.仪器长期不使用应切断电源，拨去插头。防止拍打式均质器内部电子元器件老化。
- 4.均质器门底部为防止均质袋意外破裂，便于清洗溢出物，底部设计为空的，可放置接水盘，所以仪器运转时请勿用手从底部伸入，以免纹伤手指。均质器工作时不要打开均质器门，造成不要的损失。

5.机器在运转前，请仔细查看均质箱内有无异物，以免工作时发生故障和损伤均质袋。6.硬块，骨状，冰状物等坚硬锐利的物质不宜使用，以免破坏均质袋。7.仪器和均质袋的存放都应避免阳光的直接照射，均质袋应存放在无阳光或避免紫外线照射的地方，以免老化。8.量少时，需加快速度时，均质物纤维比较坚韧时，则可用后面旋钮调节拍击板与可视窗的间距，来达到更好的均质效果。注意调整的距离，避免发生空击等损伤拍打式均质器的情况发生。

仪器的保养：用干净的抹布擦拭仪器外壳及均质箱内锤击板，均质袋破损后需清洁干净，进行此工作时
要切断电源。仪器故障及排除：（1）在确认箱门关严的条件下仪器不运转时，如果液晶显示屏无任何显示，应检查电源是否正常连接，保险丝是否完好。（2）仪器运转声音异常，检查各连接螺栓、锤击板有
否松动。长期工作后，若锤击杆、套中润滑干枯时要及时清理并加新的润滑脂。