

聚同新品多管漩涡混合仪Vortex 2500MT振荡混匀厂家

产品名称	聚同新品多管漩涡混合仪Vortex 2500MT振荡混匀厂家
公司名称	杭州聚莱仪器有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:聚同 型号:Vortex 2500M 产地:浙江杭州
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦3幢二单元1127室
联系电话	13115717850

产品详情

聚同新品多管漩涡混合仪Vortex 2500MT振荡混匀厂家

多管漩涡混合仪采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的试管固定海绵，能够对各类常用试管进行混匀培养，可以一次处理50个试验样品，微处理器精确控制，LED显示速度和时间。人性化的程序设计，内置点动和定时两种操作模式，安静稳定无噪音。用于生命科学和理化分析领域，用于样品组织、细胞、菌液、化学试剂等的振荡、混匀和搅拌工作。

使用方法

1、如果开启电源开关后，电机不转动，应检查插头接触是否良好，保险丝是否烧断(应断电进行)。2、该仪器应放在较平滑的地方，轻轻按下该仪器，使仪器底部的橡胶脚与台面相吸。3、仪器使用前，先将调速旋钮置于小位置，关闭电源开关。4、接通电源，打开电源开关，指示灯亮，缓慢调节调速旋钮，升至所需速度。5、本仪器要注意妥善保管，应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方，使用中切勿使液体流入机芯，以免损坏器件6、如果开启电源开关后，电机不转动，应检查插头接触是否良好，保险丝是否烧断(应断电进行)。7、为了使多管漩涡混合器工作时平衡性能好，避免产生较大振动，装瓶时应将试瓶分布均匀，各瓶的容液应大致相等。8、电源插头插入220V交流电源，开启电源开关，则电机就转动。用手拿住试管或三角烧瓶放在海绵振动面上并略施加压力，在试管内的溶液就会产生旋涡，而三角烧瓶中则起高低不等的水泡，达到混合的目的。注：(容器中被混物的体积，一般以不超过容器容积的1/3为佳。)

多管漩涡混合仪六大注意事项：1、该仪器应放在较平滑的地方，最好在玻璃台面上。轻轻按下该仪器，使仪器底部的橡胶脚与台面相吸。2、仪器使用前，先将调速旋钮置于最小位置，关闭电源开关。3、

如果开启电源开关后，电机不转动，应检查插头接触是否良好，保险丝是否烧断（应断电进行）。4、为了使多管漩涡混合器工作时平衡性能好，避免产生较大振动，装瓶时应将所有试瓶分布均匀，各瓶的容液应大致相等。5、接通电源，打开电源开关，指示灯亮，缓慢调节调速旋钮，升至所需速度。6、本仪器要注意妥善保管，应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方，使用中切勿使液体流入机芯，以免损坏器件。