

光化学反应仪JT-GHX-B汞灯/氙灯/金卤灯多种光源

产品名称	光化学反应仪JT-GHX-B汞灯/氙灯/金卤灯多种光源
公司名称	杭州聚莱仪器有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:聚同 型号:JT-GHX-B 产地:浙江杭州
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦3幢二单元1127室
联系电话	13115717850

产品详情

研究所光化学反应仪JT-GHX-B汞灯/氙灯/金卤灯多种光源使用厂家

光化学反应仪的功率连续可调节，填补了国内同类产品的空白。我公司推出的直流控制方式控制器具有以下特点：（1）可将灯的使用寿命延长1倍以上（2）电流、电压更加稳定（3）光能量更为集中。

新品的推出将为光化学产品带来技术上的重大革新。一、微电脑控制器，功率连续可调；有微电脑定时器，可分步定时；采用集成控制方式，内置汞灯镇流器、氙灯镇流器和金卤灯镇流器。控制器置有电流表和电压表，便于观察电流和电压变化或功率LED显示或二者均有（可随时切换）；汞灯功率调节范围：100~500W、100~1000W可连续调节。氙灯功率调节范围：100~500W、100~1000W可连续调节。金卤灯功率调节范围：100~500W可连续调节。二、箱门有观察窗，插入有色玻璃能挡住紫外光 and 大部分可见光；箱体内部为黑色，以降低光反射；后板下部有8个孔洞，供冷却水管、气管及连接控制器的电缆通过；箱体内左侧有2个插座，供箱内灯源和搅拌反应器插头用。三、配有光化学大功率冷却液循环装置，降温效果更明显；（II型和V型）四、配置光化学反应仪八位磁力搅拌器；八位反应器配套玻璃反应试管可以分别选用30ml、50ml、100ml、150ml、200ml。（IV和V型号）五、玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等。（I型和II型）六、全石英玻璃冷阱（冷却水底部延伸冷却循环）。

光化学反应仪在操作、维护和仪器的所有阶段，都遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作，违规使用会造成仪器的正常工作，至使仪器损坏。一、避免触电事故，仪器的输入电源线接地，仪器使用的是三芯接地插头，这种插头有接地脚，如果插头无法插入座内，应请电工安装正确的插座

，使仪器不要失去接地保护作用。二、使用电源：在连接交流电源之前，要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许 $\pm 10\%$ 的偏差)，并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。三、注意使用电源线：光化学反应仪通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损，更换不许修理。更换时用相同类型和规格的电源线代替。仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。四、注意仪器的安放：光化学反应仪应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置，为了更好的散热效果，仪器通风处，于其它物品应保持有效距离