

# 奥林巴斯显微镜维修

产品名称	奥林巴斯显微镜维修
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:CX33 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

奥林巴斯显微镜维修

维修各种进口显微镜

奥林巴斯显微镜

尼康显微镜

徕卡显微镜

国产显微镜

为保证系统的使用寿命及可靠性，注意以下事项：

1. 试验室应具备三防条件：防震（远离震源）、防潮（使用空调、干燥器）、防尘（地面铺上地板）；  
电源：220V+-10%,50HZ 温度：0度-40度.
2. 调焦时注意不要使物镜碰到试样，以免划伤物镜。
3. 当载物台垫片圆孔中心的位置远离物镜中心位置时不要切换物镜，以免划伤物镜。

- 4.亮度调整切忌忽大忽小，也不要过亮，影响灯泡的使用寿命，同时也有损视力。
- 5.所有（功能）切换，动作要轻，要到位。
- 6.关机时要将亮度调到小。
- 7.人员不要调整照明系统（灯丝位置灯），以免影响成像质量。
- 8.更换卤素灯时要注意高温，以免灼伤；注意不要用手直接接触卤素灯的玻璃体。
- 9.关机不使用时，将物镜通过调焦机构调整到状态。
- 10.关机不使用时，不要立即盖防尘罩，待冷却后再盖，注意防火。
- 11.不经常使用的光学部件放置于干燥皿内。
- 12.人员不要尝试擦物镜及其它光学部件。目镜可以用脱脂棉签蘸1:1比例（无水酒精：）混合液体甩干后擦拭，不要用其他液体，以免损伤目镜。