

# 饲料企业JT-SXT-06水浴脂肪测定仪六位索氏提取器价格

产品名称	饲料企业JT-SXT-06水浴脂肪测定仪六位索氏提取器价格
公司名称	杭州聚莱仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:聚同 型号:JT-SXT-06 产地:浙江杭州
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦3幢二单元1127室
联系电话	13115717850

## 产品详情

### 饲料企业JT-SXT-06水浴脂肪测定仪六位索氏提取器价格

主要用来测定粮食（包括玉米、稻谷）品质判定指标----脂肪酸值的专用设备，同时适用于其他粮食及粮食制品脂肪酸值测定。脂肪测定仪依据索氏抽提原理，按照国标GB/T1472-2008设计的全自动粗脂肪测定仪。与其他同类产品相比，本仪器操作简单，可自动实现抽提、冲洗、预干燥等功能，用户仅需称量样品，并且仪器具有自动计算和打印功能，测试完成后，可自动打印实验结果。仪器采用触摸式液晶显示屏，直观且易操作，充分考虑了设计的乙mi泄露对人体造成的意外伤害，这是始终把安全放在设计理念的充分体现

本脂肪测定仪主要有加热抽提，溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度，试样在抽提过程反复浸泡及抽提，从而达到快速测定目的。

### 脂肪测定仪的测量方法和测量时间的控制

一、测量方法如下：1、取样2-5g，放置到过滤纸筒，然后放入过滤纸架，将过滤纸架固定好。2、干燥恒重新抽取提到杯中，然后在抽提杯中放入石油mi或者无水乙mi50-60ml左右，然后放置到加热板上。3、按下扳手，使抽提杯被紧紧压住，然后把滤纸筒放到抽提杯中，整个试样全部倾入在溶剂中。4、打开电源和冷凝水，整个步骤需要调至好时间和温度，在开机后，确认就说明仪器正在加热工作。5、在整个过程中如果温度超过了我们设置的范围，仪器上会提示超温的文字。6、仪器屏幕显示的这几个按键：设置，确认，暂停、返回是需要明白它的意思，不然在操作过程中容易搞混淆，脂肪测定仪的参数也是需要了解清楚，这样做能够熟悉仪器和操作使用仪器的整个方法。7、后把抽提杯从加热板上取下，放入干燥箱内，烘干所有水分和有机溶剂，然后冷却，开始计算脂肪的含量。8、时间控制在30分钟之内完成。

测量需要控制好时间和掌握仪器的使用说明，在操作中我们需要注意的是要利用专门测定脂肪含量的粗脂肪测定仪进行测定才可以掌握进准的数据。

脂肪测定仪安装：1.打开包装，检查仪器及附件是否齐全，是否有损坏。

2.将主机搬至工作台，将仪器背后的进水管连接水龙头，将出水管通往下水道。注意接口注要用卡箍或扎带扎紧，避免水管脱落。

脂肪测定仪的日常保养:1、同一套抽提系统短时间内尽量使用同一种溶剂，防止溶剂交叉污染;2、用潮湿布将仪器擦干净以免产生静电，用一块纱布清除掉加热板的一切灰迹以提高热量传送3、平时注意抽提杯的洁净，需要定期进行清洗;

4、确认冷却器中是否有海藻类植物生长，如必要请用1mol/L的盐酸或次氯酸溶剂清理;