

# HF-12红外压片模具 红外模具 红外压片机 红外压片模具配件

产品名称	HF-12红外压片模具 红外模具 红外压片机 红外压片模具配件
公司名称	天津博精科技有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:博精 型号:HW-12 产地:天津
公司地址	天津市西青区中北镇新科道南侧新科技园(一区) 1-2-1406
联系电话	13652109121 13652109121

## 产品详情

HF-12压片模具，圆柱形直径13mm，厚0.1~7毫米专用于红外光谱，无需脱模，具有压片速度快，压出片子不容易裂的优点，可以直接接抽真空！与以往模具相比具有容易脱模，不卡死等优点。性能可以与进口红外压片模具相媲美，价格远远比进口模具低廉，是一款真正具有高的产品。欢迎广大新老客户选用。(可适用于尼高力、岛津、布鲁克等进口傅里叶红外光谱仪及国产傅里叶红外光谱仪等红外压片用)

脱模不脱模两款模具的区别优缺点：

HF-2分粉末压片实验，可脱模，压制的样品片可以从模具取下，直接拿着样品片完成自己各种实验，与以往模具相比具有容易脱模，不卡死等优点。

HF-12不脱模压片模具，圆柱形直径13mm，厚0.1~7mm,专用于红外光谱，无需脱模，压制的样品片，在模具圆柱形小配件里面，直接拿着这个配件配合插板即可去完成实验，具有压片速度快，压出片子不容易裂的优点，可以直接接抽真空！特别适合压制样品片，和脱模容易裂开的材质

HF-2压片模具为红外分光光度计附件，直径 13mm，脱模同时可应用于其它实验中压片用同时供应6mm压片模具、8mm压片模具、10mm压片模具、11mm压片模具、15mm压片模具、20mm压片模具等其它非标尺寸压片模具以及加热模具、开瓣模具、硼酸专用模具等。

我公司主要经营科学仪器,分析仪器,红外光谱仪,红外测油仪,红外粉末压片机,压片模具,液体池附件,窗片

## 模具使用注意事项

- 1.各位亲使用模具是一要仔细阅读说明书
- 2.确认模具的具体尺寸
- 3.一定注意看盒子和说明书上黑体大模具建议压力，压片不要超压
- 4.使用完模具请及时清理，长时间不用，涂油保养
- 5.如果样品粉末压完粘性大，模具每次使用后及时清理干净后，再次压片
- 6.如果我们使用过程中 模具垫片和上压头，掉地上或者磕碰，一定要仔细检查后，没有变形才能继续使用，因为模具做的间隙非常小，变形后使用容易卡。

天津博精科技有限公司是一家集研发、设计、制造、销售和服务于一体的综合型创新企业。公司以市场为导向，以人为本，以科技为动力致力于各类通用分析仪器、常规实验仪器、物理光学仪器等产品的研发生产和销售。主要产品有傅立叶红外光谱仪、红外测油仪、红外分光光度计、粉尘中游离二氧化硅含量测定仪、红外压片机、手动粉末压片机、电动粉末压片机、全自动压片机、压片模具、溴化钾窗片实验装置等。我们将先进的分析技术方案、分析理念与客户分享，共同享受科技进步所带来的便利与价值，同时也希望和国内外更多的厂家达成广泛合作关系！