

# 奥林巴斯显微镜CX43

产品名称	奥林巴斯显微镜CX43
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧林巴斯 型号: CX43 产地: 中国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

### 奥林巴斯显微镜CX43

奥林巴斯CX43使用户可以在长时间的常规显微镜观察中保持舒适。显微镜架符合用户的手，控制旋钮的位置可袍大限度地实现人体工程学，从而提高工作效率。用户可以用一只手快速设置一个样品，同时调整焦点，另一只手运动载物台，移动至小。显微镜还具有可选的摄像头端口用于数字成像。

用至小调整维持优选观察条件

具有一致色温的均匀照明

CX系列LED照明的色温会产生日光条件，因此可以以自然色调观看标本。颜色温度在任何亮度都是一致的，所以用户在改变亮度时不用花时间进行调整。LED的设计寿命长达6万小时，有助于降低成本，并且整个LED寿命期间的亮度水平保持稳定。

出色的平面图像光学性能

### 显微镜

采用平场消色差物镜，在广阔的视野下提供清晰的图像平面度高的图像。这有助于用户在常规显微镜观察过程中观察样品的清晰均匀照明。

选择并设置对比度级别

用户可以通过锁定孔径光阑来保持

自己喜欢的对比度。如果在更换 载玻片时意外触摸，它将保持固定在较好选择的位置。

改变放大倍率不用在调节聚光镜

用户可以将放大倍率从4x改为100x，而不用将镜头放在聚光镜上。

在延长使用期间保持舒适

单手样品放置

一只手可以快速滑入一个样本。样品架在操作过程中打开一点点并牢固地保持样品。多功能支架可容纳各种载玻片类型，包括血细胞计数器。

平滑放大变化

低倍旋转物镜

转盘使用户能够在聚焦之间以较小的手臂移动快速改变放大倍数，大大提高长时间使用时的工作效率。

使用多达五个物镜

为了增加灵活性，旋转物镜转盘可以支持多达五个物镜。除了一般物镜之外，用户可以选择2X物镜进行广泛观察或相位对比的物镜。这些具有长工作距离的物镜有助于保持标本不被损坏。

## 符合人体工程学的定位旋钮

低位对焦旋钮使用户能够在将手和前臂放在桌子上进行观察，从而有助于提供舒适度。聚焦挡块防止在高倍率下工作时，试样意外撞击物体

## 符合人体工学的载物台和目镜位置

### 低位载物台

旨在增强舒适度并减轻疲劳。从眼点位置可以广泛地看到载物台表面，使用户能够平稳地设置和检查载物台上的标本。载物台旋钮只需轻轻一点即可进行控制，可与调焦旋钮同时进行调节，因为它们位于靠近的位置。

### 符合您观察风格的样品座

当用户需要观察大量标本时，载物台配件会提高效率。对于样品架片材，样品可以通过手指在纸张上自由操作，并可以使用载物台旋钮精确调节。双试样架可以保留大的试样或两个试样。

## 多功能应用

通用聚光镜提供各种观察方法和未来可升级性。结合五位旋转物镜转盘，可以使用单个显微镜镜架覆盖多种应用。

明场

宫颈细胞

明场白细胞（较小虹膜孔径）

尿液（至小光圈）

相差

HeLa细胞

## 配件

### 简易偏光中间附件/ CX3-KPA

提供尿酸晶体和淀粉样蛋白的极化观察结合非极化剂和分析仪。

### 眼点调节器/ U-EPA2

将眼点位置提高30毫米以增加舒适度。

### 箭头指针/ U-APT

您图像中插入一个LED箭头; 非常适合数字成像和演示。

### 双人观察附件/ U-DO3

对于两个操作者, 可以以相同的放大倍数和亮度从相同方向双重同时观察单个样本。 可以使用指针来

表示样本的特定部分，以简化培训过程并加强讨论。