

福意联FYL-YS-60L医用车载冰箱

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 福意联FYL-YS-60L医用车载冰箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 温控范围:-25-10 /2-8 可调节 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13910804793 13910851212 |

产品详情

我们提供的不但是产品、技术和服务,还有对"福意联"品牌产品的信心 ,我们拥有坚实的技术力量,在产品结构、制冷、加热和电气控制等多积累了丰富的经验,以新颖的设计、的产品为用户提供更多的需求和安全;以"福意人"人不懈的努力,产品质量的不断改进和提高,管理的不断加强,"福意联"人对客户的郑重承诺“以德敬人、以诚立人”。

福意联FYL-YS-60L医用车载冰箱特征

一、产品特点：1、采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，温度可调范围10~-19（可选配-25~-10）2、电脑数字式按钮控制温度,显示实际箱内温度变化情况。3、高密度保温层，保温效果好4、合理的蒸发冷凝系统设计，确保制冷效果5、直流压缩机制冷速度快，性能稳定6、本产品经过出厂前的严格检测，在常温24小时交替试验，性能稳定；7、可根据产品的容量选配（30L-228L）二、存放：车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V/24V直流电源室内使用：随意存放合适位置，连接220V电源即可。

(功能选配)如有升级请以实物为准福意联FYL-YS-60L医用车载冰箱使用图片

注意事项：1、搬运移动时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。3、不以玻璃门为着力移动冰箱。4、停电或拨下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。5、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏。6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。福意联FYL-YS-60L医用车载冰箱