

水样样品运输箱

产品名称	水样样品运输箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 温控范围:-25-10 /2-8 可调节 选配:温度记录打印
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

“的质量，明天的市场”福意联公司秉承“以质量为保证、以信誉求生存、合作双赢、共创未来”的理念思想，热忱期待与广大各界朋友齐手并进，共同发展，迈向未来。

水样样品运输箱特征

【产品型号】FYL-YS-30L 【容 积】30L 【温度范围】-19~10 【额定电压】DC12-24V /220V 【额定功率】45W 【外形尺寸】560×400×397mm 【商品重量】18kg

【产品型号】FYL-YS-45L 【容 积】45L 【温度范围】-19~10 【额定电压】DC12-24V /220V
【额定功率】50W 【外形尺寸】650×400×430mm 【商品重量】20kg

【产品型号】FYL-YS-60L 【容 积】60L 【温度范围】-19~10 【额定电压】DC12-24V /220V
【额定功率】55W 【外形尺寸】650×400×520mm 【商品重量】22.5kg

【功能特点】采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单，可调范围-19 ~10（可选配-25 ~10）；* 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；* 高密度绝热层，保温效果良好；* 采用蒸发器，实现制冷效果；* 本产品经过出厂前的严格检测，在常温24小时交替试验，性能稳定；* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；* 室内使用：接室内220V交流电源；产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、汽车点烟插头电源线

(功能选配)如有升级请以实物为准水样样品运输箱使用图片

注意事项：1、搬运移动时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。3、不以玻璃门为着力移动冰箱。4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。5、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏。6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。水样样品运输箱