

小型超微粉碎机 固体样本粉碎机 吸尘粉碎机组

产品名称	小型超微粉碎机 固体样本粉碎机 吸尘粉碎机组
公司名称	青州市益康中药机械配件厂
价格	.00/个
规格参数	粉碎细度:150-400目 转速:28000转/分 电压:220V
公司地址	青州市黄楼街道办事处赵庄村
联系电话	13854461008 15615864158

产品详情

注意事项：1、检查粉碎腔内是否有异物（开机前仓内要为空），接通电源。2、拧紧上盖和粉碎腔的蝶形螺帽。3、启动电机，空机转动1-2分钟，然后从进料盘中渐渐喂入所打物料，喂料不宜过快过多。4、如遇物料卡住，电机不转，请关闭，以免电机烧毁，待清除所卡物料后，可继续使用。5、本机在使用过程中严禁打开上盖和用手伸入粉碎腔内。6、本机系干式粉碎机，不宜粉碎潮湿物和油腻物。7、请用户根据所需更换不同筛网。8、本机采用过热保护器，如电机负载过大，会自动停机，如继续操作，请重新按下保护器。9、在本机工作过程中，电流不得大于15安培。功能特点小型粉碎机又名气引式粉碎机，适合各种中西药物、珍珠、西药、化工原料、食品原料、茶叶、矿物、土壤、粮食、煤炭、实验原料的超微粉碎，可以用作药研、化妆品、内科、外科、眼科、皮肤科用药等。适合于矿物质，纤维质及具有黏性物质，均能粉碎。如冬虫夏草、鹿茸、珍珠、钟乳石、人参、川贝、黄耆、莲藕、绿茶、糖尿病配方及五谷杂粮。本机体有风冷，特殊马达，无需温控降温装置。可长时间使用以达到预期的经济效益。

粉碎机利用气流引导原理融合传统式高速粉碎机、研磨机之优点，物料在粉碎腔内被高速运转的刀片粉碎，经过粉碎后细的粉尘，在热空气的带动后随气流从出粉口出来，再被布袋收集，粗粉和粗的颗粒在粉碎腔继续粉碎，直到足够细，再被热气流带出粉碎腔。加工范围适用于医药、农业、食品、化工、合金、冶金、地质、科研等单位多品种小批量中药、贵重药材、矿石、化学原料如：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料都能粉碎。超微粉碎机采用高速单相电机，结构精密、体积小、重量轻、无粉尘、清洁卫生、操作简单、造型美观、既省电又安全等特点，使药品、食品、化工等生产更符合标准，达到GMP的要求。