

# 半自动多功能制丸机 全自动大蜜丸机 小型水丸机

产品名称	半自动多功能制丸机 全自动大蜜丸机 小型水丸机
公司名称	青州市益康中药机械配件厂
价格	2300.00/台
规格参数	制丸规格:3-12mm 产量:2-7kg/h 重量:25kg
公司地址	青州市黄楼街道办事处赵庄村
联系电话	13854461008 15615864158

## 产品详情

半自动多功能制丸机可生产蜜丸、浓缩丸、水蜜丸、水丸、丸状食品，还可以包衣和烘干。使制成的药丸均匀美观。适用于小型药厂、大中型药厂试制室、中医药研究所、医院、私人诊所、中药店、名贵滋补品现场加工销售点、整机不锈钢制作，符合GMP标准。且体积小，耗能低，噪音小，操作简单，安全可靠，本机采用220V照明电，取电方便。

### 技术参数：

制丸规格：3-12mm（随机只配一套滚轴）。

生产能力：2-7kg/h（以 6mm为准）。

电机输出功率：0.18KW(主机功率)、1KW(电加热功率)

电机电压：220V、50HZ

电机转速：1440转/分 工作转速：50转/分

外型尺寸：650 × 330 × 350mm

机器重量：25kg

## 半自动多功能制丸机使用说明：

- 1、本机使用前，取下上盖壳，齿轮箱盖，在各油眼处滴加数滴无水分食用油，再用医用酒精擦洗四根滚轴及与药丸相接触的部位，做消毒处理。
- 2、将上盖壳，齿轮箱盖重新安装复位，接通电源，打开开关，空机转动1-2分钟。
- 3、将调配均匀的团状药料，取适量投入挤压器中，进行出条，然后将药条逐根横放在制丸槽中直接搓制成丸。
- 4、包衣：待药丸制成后，可放在水丸包衣器中，包成白色、红色等外衣。
- 5、烘干方法：药丸制成后，将药丸进入水丸包衣器进行电加热亦可进行烘干，也可用电吹风的热风烘干，也可直接在阳光下晒干。
- 6、抛光方法：将药丸放在水丸包衣器中，连续翻滚，滚动时间越长，表面越光滑。