

# 小型胶囊灌装机 连体胶囊填充机 半自动胶囊充填机

产品名称	小型胶囊灌装机 连体胶囊填充机 半自动胶囊充填机
公司名称	青州市益康中药机械配件厂
价格	5500.00/台
规格参数	功率:300W 适用胶囊:0#-4# 重量:130kg
公司地址	青州市黄楼街道办事处赵庄村
联系电话	13854461008 15615864158

## 产品详情

半自动胶囊套合机是在传统的胶囊套合机的基础上，反复改进而成，它改进了震动器的频率与幅度及排列导向板的弧度，同时具备操作简单、维护保养方便、耗电低等优点，具有填充均匀饱满等特点，改变了手动填充药粉的落后操作方式，使之符合卫生标准。是药厂、保健品厂、医院制剂、门诊部、研究所的胶囊灌装套合机械。

### 操作步骤:

- 1、按下“电源开关”中的绿色按钮，电源接通。
- 2、缓慢调节“振动强弱调节旋钮”，顺时针方向旋转，此时与“振动支架”联为一体的整理盘开始振动，用手触摸整理盘，凭感觉调整到一定振荡强度。
- 3、将装粉胶囊壳放入“装粉胶囊壳整理盘”内，将胶囊帽盖放入“胶囊帽盖整理盘”内，整理盘用有机玻璃板制作，上面钻有许多上大下小漏斗型的圆孔，圆孔直径与胶囊号码直径相对应。此时震动工作台板胶囊壳前后慢慢的移动，从而逐粒进入台板孔内。
- 4、约30秒钟，装粉胶囊壳和胶囊帽盖即掉入圆孔中，开口朝上。如遇个别开口朝下时，可用胶囊帽盖向下轻轻压套，即可套出。
- 5、水平手持装粉胶囊壳接板，在整理盘下部往里轻轻一推，整理盘中的装粉胶囊壳就会往下掉入接板圆孔中，随后取出接板。同样的方法，用胶囊帽盖接板取出胶囊帽盖。
- 6、可预先准备一个底面积为500×500mm，四边高约10mm的药粉方盘，内装药粉，将装粉胶囊壳接板平放在药粉方盘中。再将随机配的有机玻璃框罩在装粉胶囊接板上，用小斗铲把药粉放入框内，用框边一刮，即可装满药粉，并把多余药粉刮掉。
- 7、用随机配的胶囊帽盖套装板，放在胶囊帽盖接板上，有对位孔，很容易放置。翻转胶囊帽盖接板，使胶囊开口朝下，套在已装好药粉的装粉胶囊壳接板上，也有对位孔，很容易套合。
- 8、将已套合的胶囊板放入“胶囊戴帽成型板”下面的空腔中，用手向下扳动“压杆”并到位，无须当心用力过大，因为有定位机构控制下压高度。取出套合胶囊板，倒出胶囊，灌装完毕。即可循环下一板。