

实验室XPF系列圆盘粉碎机 出料粒度80-200目小型干法细磨机

产品名称	实验室XPF系列圆盘粉碎机 出料粒度80-200目小型干法细磨机
公司名称	赣州富邦冶金机械有限公司
价格	16688.00/台
规格参数	品牌:富邦 型号:齐全 产地:江西
公司地址	江西省赣州市石城县温坊桥头（注册地址）
联系电话	0797-5719772 19970176787

产品详情

实验室XPF圆盘粉碎机 小型矿样粉碎制样机 矿石磨粉粉碎机

一、圆盘粉碎机工作原理

本机器主要是由机体、底座、主轴、动磨盘、固定磨盘、端盖上盖及料斗等构成。经三角带将动力传给皮带轮带动主轴旋转，使动磨盘固定磨盘相对运动，从而使试样粉碎。出料粒度可通过大小手轮，主轴等调整磨盘间隙达到控制粒度的目的。机体安装于底座之上，它的传动部分有传动轴，轴承、动磨盘、皮带轮组成，工作室端盖、调节轴、固定磨盘、手轮、进料口组成。物料粉碎在工作室内进行，物料从端盖上方的进料口加入，进入两磨盘中间，由于挤压作用试验粉碎，粉碎后的试样从两磨盘中间的间隙内流出，落在下面的料斗中。磨盘是用经过水韧处理的强韧白口铁制成，它具有***性好性能。调节机构的原理是，旋动手轮，使调节轴前进或后退，从而调节了两磨盘的间隙，调节物料的粒度。

实验室圆盘粉碎机概述

圆盘破碎机主要供煤电、电力、矿山、地质、化工、冶金、建材及化工等行业物料粉碎制样，替代手工磨样。自动除尘、适用室内作业。

该机结构紧凑，密封性能好、清扫方便、刚度大、体积小、重量轻、并装备有调整数值刻度机构等。用

于破碎各类中等硬度的矿石和物料。

二、圆盘粉碎机

- 1、主轴承润滑采用油脂，便捷干净，免除了重金属污染。
- 2、衬板采用高锰钢材质。
- 3、对物料的适应性强，连续生产、生产能力大，可满足大规模工业生产的要求。
- 4、结构简单、坚固，操作，维护管理简单，运转率高。
- 5、密封性强，可进行负压操作。

三、圆盘粉碎机应用领域

用于选矿 冶金 化工 建材等研磨有色金属或黑色金属等

实验室圆盘破碎机主要工作原理

本机器主要是由机体、底座、主轴、动磨盘、固定磨盘、端盖上盖及料斗等构成。经三角带将动力传给皮带轮带动主轴旋转，使动磨盘固定磨盘相对运动，从而使试样粉碎。出料粒度可通过大小手轮，主轴等调整磨盘间隙达到控制粒度的目的。

机体安装于底座之上，它的传动部分有传动轴，轴承、动磨盘、皮带轮组成，工作室端盖、调节轴、固定磨盘、手轮、进料口组成。

物料粉碎在工作室内进行，物料从端盖上方的进料口加入，进入两磨盘中间，由于挤压作用试验粉碎，粉碎后的试样从两磨盘中间的间隙内流出，落在下面的料斗中。

磨盘是用经过水韧处理的强韧白口铁制成，它具有***性好性能。

调节机构的原理是，旋动手轮，使调节轴前进或后退，从而调节了两磨盘的间隙，调节物料的粒度、实验室XPF系列圆盘粉碎机 出料粒度80-200目小型干法细磨机

