

WZ107糖度折射仪 棱镜折射仪

产品名称	WZ107糖度折射仪 棱镜折射仪
公司名称	北京万成北增精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:棱镜折射仪 品牌:WZ 型号:WZ107/117ATC
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京市朝阳区楼梓庄乡 马各庄村东
联系电话	86 010 69720208 13811901793

产品详情

类型	棱镜折射仪	品牌	WZ
型号	WZ107/117ATC	测量范围	0-60 (%)
格值	0.5 (%)	重量	180/200 (g)
适用范围	高糖液体检测		

wz-107参数如下：

型号	测量范围	最小刻度值	外形尺寸(mm)	重量(g)
wz107/117atc	0~60% brix (糖)	0.5%	28/30x40x150	

说明：

该型号用于高含糖量液体的检测。

全部糖度计系列产品如下：

序号	型号	测量范围	最小刻度值	外形尺寸(mm)	重量(g)
1	wz100/110atc	0~5% brix (糖)	0.1%	28/30x40x205	200/240
2	wz101/111atc	0~10% brix (糖)	0.1%	28/30x40x205	200/275
3	wz102/112atc	0~20% brix (糖)	0.1%	28/30x40x205	200/240
4	wz103/113atc	0~32% brix (糖)	0.2%	28/30x40x170	185/215
5	wz104/114atc	28~62% brix (糖)	0.2%	28/30x40x160	180/205
6	wz105/115atc	45~82% brix (糖)	0.5%	28/30x40x140	180/195
7	wz106/116atc	58~90% brix (糖)	1%	29/30x40x160	200/220

		38~43 ° be"	0.5%		
		10~33%water (含水量)	1%		
8	wz107	0~60% brix (糖)	0.5%	28/30x40x150	180/200
9	wz108	0~80% brix (糖)	0.5%	29/30x40x155	195/215
10	wz109	58~92% brix (糖)	0.5%	28x40x140	170
11	wz109b	1.435~ 4.520nd(折射率)	0.001nd	28x40x140	170
12	wz1010/1110atc	0~50% brix (糖)	0.5%	28/30x40x150	180/200

操作说明：

- 1、打开糖度计的前端盖，使用附件吸管，吸取待测试的液体，滴一滴待测液体在测量面的玻璃上；
- 2、合上盖子，（注意不要在玻璃盖和测量面之间存留气泡），透过目镜观察被测试的液体，可转动调焦圈，调整焦点；
- 3、调整焦点正确后，可以从测量刻度表上读取测出的糖度值；
- 4、测试后，用清水冲净测量面之玻璃表面，并擦拭（勿刮伤镜面）保持干净。

注意事项：

- 1、不要随便旋转调零螺丝，此螺丝用于校正零点，仪器出厂前已经使用纯水校正确认；
- 2、避免震动，防止摔到仪器；
- 3、仪器使用后，一定要装进盒内，并在保存在温度变化小的地方储存。