

空间灭菌 苏州艾贝欧

产品名称	空间灭菌 苏州艾贝欧
公司名称	苏州艾贝欧生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市张家港市经济技术开发区（市高新技术创业服务中心）D幢511-512室
联系电话	17751196169 17751196169

产品详情

杀菌强度：在20m³试验舱内，设备使用消毒剂量6ml/m³，速度15.0ml/min，喷雾总量120ml，运行结束60min后，对空气中白色葡萄球菌各次试验杀灭率均 99.9%；

在150m³试验舱内，设备使用消毒剂量6ml/m³，速度25.0ml/min，喷雾总量900ml，运行结束60min后，对空气中自然菌各次试验消亡率均 90%；

在20m³试验舱内，设备使用消毒剂量10ml/m³，速度15.0ml/min，喷雾总量200ml，运行结束90min后，对不锈钢片上的嗜热脂肪杆菌芽孢杀灭对数值 6.00；

过氧化氢消毒器主要功能及其特点

- 1) 简单化，一键式操作；
- 2) 遥控远程启停；
- 3) 全自动数据存储，数据Excel导出；
- 4) 提供3个记忆模式，无需设定参数；
- 5) 自动保存消毒记录，确保数据完整性；
- 6) 提供以太网口，空间灭菌，可供用户连接中控系统，可供用户二次开发。

过氧化氢消毒器

消毒周期：每周2-3次消毒剂量为6ml/m³的消毒，每2周一次消毒剂量为10ml/m³的消毒，如生物实验室做实验或医院手术室使用后，需进行一次消毒剂量为10ml/m³的消毒。首次使用时需要一些时间使内部管道内充满液体。

过氧化氢消毒器设备放置定位：

- 1、仪器定位选择要遵循下列规定：
- 2、仪器安装的位置空间要宽敞，所需消毒空间要在仪器范围之内。
- 3、空间中选择的位置要便于控制面板和加液等的操作。
- 4、仪器需要水平放置，避免倾斜。

H₂O₂消毒器注意事项

- 1、维护点检设备的管路时，必须佩戴防护手套和护目镜；管路中出现的所有液体必须当作H₂O₂消毒液对待。
- 2、使用设备前，必须确认密闭空间的密封性，确认设备可正常运行。
- 3、设备使用前必须认真检查H₂O₂的浓度、有效期，不符合要求的不能使用。
- 4、本设备必须使用配套艾贝欧牌H₂O₂消毒液。
- 5、消毒结束后必须通风后人员方可进入，如果消毒的空间不能进行机械通风，必须打开门窗通风后人员方可进入。
- 6、设备使用结束后，喷射和设备内部温度较高，严禁触摸；如需对设备进行操作，必须待设备冷却30min后方可进行。

空间灭菌-苏州艾贝欧(推荐商家)由苏州艾贝欧生物科技有限公司提供。苏州艾贝欧生物科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！