

Frontier 5000小型高速台式（冷冻）离心机

产品名称	Frontier 5000小型高速台式（冷冻）离心机
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

Frontier 5000小型高速台式（冷冻）离心机

可靠耐用型离心机，实验室高速离心应用之

具有出色的离心分离功能，兼容1.5/2.0ml或5ml微量离心管转子，可选高通量转子或带生物防护功能的转子，也可兼容离心柱、PCR管、冷冻管及血比容毛细管。

为简便操作而设计，FRONTIER 5000微量离心机操作界面直观清晰、反应灵敏，且易于操作，即使戴手套也依然操作自如。

体积小巧，FRONTIER 5000微量离心机集多种功能于一体，节约宝贵的实验室台面空间。

精工设计 经典之作

FrontierTM 5000系列离心机均为原装进口产品，可为您的样品提供快速有效的分离。

FrontierTM 5000系列实验室台式离心机包括微量高速及小型台式多功能两类，出色的性能及多样的配置是各类生命科学、医学实验室理想的离心工具。

产品特点：

操作简便、显示直观

全系采用双行背光液晶显示，可实时显示所有信息，便于调节和运行观察。常规设置无需进入二级菜单，减少过多二级操作。采用旋钮加按键设计，方便用户调节的同时增加控制系统使用寿命。

功能强大、配置齐全

配置有加减速系统、转子信息系统、固定编程系统、预冷却系统(视不同机型)等，可根据用户实验做各类个性化信息设置。多样的转子选择，可以满足生命科学及医学实验室对各种转速及离心

容量的需求。

原装品质、安全保障

整机德国原装进口，多项安全设计及稳定性验证为您提供更好的实验保障。全系采用无碳刷变频马达，多层安全监控。为用户提供静音安心的离心环境。

FrontierTM 5515/5515R 微量高速离心机

简便直观 功能强大 安全静音

简便直观

屏显信息丰富直观，双行信息显示，可实时显示所有状态信息。符合人体工程学的调节旋钮，防水面板设计，支持瞬时离心操作，实时换算显示离心信息。可直接设置RPM或RCF值，预存转子信息，根据不同转子自动计算RPM/RCF值，可直接调节。

功能强大

多达7种转子可选(包括气密性转子及"Snap-on"转子)，均可高温灭菌，有效保障各类分子生物学及医学实验安全。

大处理量达44 x 1.5ml / 2.0ml | 12 x 5 ml，有效提高样品分离效率。可适配10种不同容量的离心管(0.2ml-5ml)，满足各类实验室样品分离需求。

程控功能丰富，提供10组升降速独立控制和99组用户操作参数信息存储并提供离心完毕提醒功能，超长时间范围设定，可达99小时99分钟。

制冷功能强大，采用无氟环保冷却系统，-20C-40C的超宽温度控制，同时提供快速预冷功能，可在10分钟内从+23C降至+4C。在15200RPM全速运转下仍可全程保持低+4C的实验环境(视不同转子)。

安全静音

三级安全控制：防爆电子马达锁、自适应不平衡监控系统、超速检测。快可在16s内从高速降至静止。非螺纹创新型转子固定技术可有效避免转子抛飞事故。

免维护无碳刷感应马达，可有效降低不平衡致机轴变形的几率。静音设计，高转速噪音低于57dB。集成化窄型设计，无需占用过多空间。

技术参数：

主机订购信息：

"Snap-on"转子：免旋式设计，内扣式锁扣，可一键完成转子盖安装。(1号4号转子为此类型转子)

适配转子：

- 1、24x1.5ml/2.0ml角转子
- 2、24x1.5ml/2.0ml气密性角转子
- 3、30x1.5ml/2.0ml气密性角转子
- 4、44x1.5ml/2.0ml角转子
- 5、4xPCR8联排角转子
- 6、12x5ml气密性角转子
- 7、24毛细管血比容转子

转子信息一览表：

全速运转低温度：当室温在23℃时，满载样品在高速运转时使用冷却系统可达到的低温度。如想降低温度，可降低转速/室温/样品量任一数值。

更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录赛百奥科技www.cbio21.com查询