

德国赛多利斯sartorius无菌检测滤膜、容器及泵

产品名称	德国赛多利斯sartorius无菌检测滤膜、容器及泵
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

无菌检测滤膜、容器及泵

无菌检测用于测试国际药典中规定的必须无菌的医药产品。直接测试特定容器(预装注射器,安瓿,瓶或袋式)内的无菌药品,常见的无菌产品剂型为:液体或粉末、药膏或油状,固体形态,悬浮液和乳液等,最终的产品都必须测试微生物污染状况。

病原体对人类或动物健康的潜在影响让人们认识到“无菌检查”的重要性。几乎任何一种微生物,假设有机会可以成为病原都会对生物体造成严重的身体伤害。无菌检验原理是基于“膜过滤”的方法,它可以把微生物从各种样品中富集,同时经过冲洗去除抑制物质。经过14天的培养,观察样本在不同培养基内浊度:无混浊意味着没有污染!

眼科用药和无菌医疗器械也需要遵循严格的微生物控制。赛多利斯是专业的无菌产品制造商,智能无菌系统和适用于多种药品包装的无菌滤筒可供您选择。我们的目标是让您的实验更轻松、更可靠。

我们可以提供完整的无菌测试解决方案,完全符合国际药典,并提供多种技术服务:

- 20多种不同的无菌测试滤筒可供选择
- 隔离器内专用无菌检测系统
- EXPAND 培训服务
- EXTEND 技术服务
- CONFIDENCE 验证服务

Sterisart NF – 无菌检测耗材

Sterisart NF装置是一个药品无菌检测用的完全封闭系统。它是基于膜过滤的方法，但它消除了使用过滤膜的步骤。这样可以排除二次污染和假阳性等主要风险。极低剪切力的蠕动泵转移样品到滤筒，经过洗涤后滤筒被充满培养基，然后培养滤筒，无需接触环境。

Sterisart NF 滤筒特点和好处

独一无二的隔膜设计！

无菌医用级隔膜可以帮助您在培养14天后进行无菌采样，用于：

稀释

补充物质((-Lactamase)

快速检测等

微生物验证期间(抑菌|抑菌试验、预试验等)

可靠的Sartochem 滤膜和CA滤膜供选择

微生物截留率高

低吸附

机械稳定性高

适用于难过滤的样品

使用方便

预先装配不同颜色的软管开关

易于读取的刻度标识

提供多种规格，适用于检测不同包装的药品(见下表)

溯源性好，每个滤筒均有批号及唯一编码

安全性

气体不渗透性包装，可用于隔离器内，防止消毒剂进入包装内

方便打开的设计

提供防护盾牌

技术参数:

Sartochem 过滤膜孔径：0.45 μm，经粘质沙雷氏菌(*Serratia marcescens*)测试

过滤膜面积：15.7 cm²，每个 Sterisart 滤筒

流速(水)：500 ml/min，在1 bar (约15 psi)条件下

空气滤器的孔径：0.2 μm PTFE，已验证，依据HIMA截留*B.diminuta*

滤筒容量：120 ml (滤筒外壁标有 50, 75 100 ml刻度线)

最大操作压力：3 bar (约 44 psi)，温度在20 °C条件下

最高操作温度：50 °C

灭菌方式：ETO (环氧乙烷气体) 或Gamma 射线灭菌

Sterisart NF alpha

独立无菌包装，ETO-灭菌，不锈钢双针，10个/盒，用于洁净区无菌检测。

订购信息:

描述	样品类型	样品容器	订购编号
Sterisart NF alpha，长的双金属针，无菌换气	LVPs	带胶塞的封闭玻璃瓶	16466-A
Sterisart NF alpha，长金属针，保护屏，无菌换气	LVPs、SVPs	开放容器(例如玻璃安瓿，玻璃瓶)，折叠袋	16467-A
Sterisart NF alpha，带有Luer或Luer lock接口，包含长金属针、无菌换气针	医疗器械	带有Luer或Luer lock接口的医疗管、袋	16468-A

Sterisart NF gamma

双层独立无菌包装，gamma 射线灭菌，不锈钢双针，10个/盒，用于隔离器内无菌检测

描述	样品类型	样品容器	订购编号
Sterisart NF gamma 长的双金属针，保护屏，无菌换气	LVPs	带胶塞的玻璃瓶	16466-C

Sterisart NF gamma 带有 Luer 或 Luer Lock 接口，包含长金属针、无菌换气针	医疗器械 带有Luer 或 Luer Lock 接口的医管、袋	16468-C
Sterisart NF gamma ，专用接口，适用于预装填注射器，双金属针，无菌换气	预装填注射器 注射器	16469-G
Sterisart NF gamma ，两个不同长度的双金属针，其中一个具有无菌换气	抗生素、冻干 带胶塞的封闭玻璃瓶 粉针	16475-C
Sterisart NF gamma ，短的双金属针，保护屏，无菌换气	SVPs 16476-GBD	
Sterisart NF gamma ，长金属针(侧孔、实心尖头)，保护屏，无菌换气	LVPs，SVPs，封闭的塑料小瓶、安瓿 眼药水	16477-C
Sterisart NF gamma ，带有female Luer lock接口	带有male Luer lock 接口的医疗管、袋	