

## 锦农无磷滤纸/脱磷滤纸/实验室测磷专用滤纸

产品名称	锦农无磷滤纸/脱磷滤纸/实验室测磷专用滤纸
公司名称	郑州锦农科技有限公司
价格	60.00/盒
规格参数	品牌:锦农 产地:郑州市
公司地址	丰乐五金机电城28-1-12
联系电话	15617919201

### 产品详情

无磷滤纸

名称：无磷滤纸、高纯度无磷滤纸

品牌：锦农

无磷滤纸是我单位经过特殊加工生产的土壤化验过滤用的必备产品，严格按照农业部行业标（NY/T1121.7-2014土壤有效磷的测定）的相关规定，采用工艺精心脱磷而成。

锦农无磷滤纸每平米克重为85g/m<sup>2</sup>（快速），85g/m<sup>2</sup>（中速），75g/m<sup>2</sup>（慢速）；过滤速度为9S（快速），22S（中速），100S（慢速）；厚度为0.20mm（快速），0.20mm（中速），0.17mm（慢速）。直径有90mm、110mm、125mm、150mm、180mm各种型号，表面光滑。

默认包装为中速，厚度为0.20mm，直径为11cm/12.5cm,灰分小于0.15%，包装规格为100张/包，大的特点是无磷。

化学实验中的使用方法：在实验中使用滤纸多连同过滤漏斗及布氏漏斗等仪器一同使用。使用前需把滤纸折成合适的形状，常见的折法是把滤纸折成类似花

的形状。滤纸的折迭程度愈高，能提供的表面面积亦愈高，过滤效果亦愈好，但要注意不要过度折迭而导致滤纸破裂。把引流的玻璃棒放在多层滤纸上，用力均匀，避免滤纸破坏。

### 具体操作过程

1. 将过滤纸对折，连续两次，叠成 $90^\circ$  圆心角形状。
2. 把叠好的滤纸，按一侧三层，另一侧一层打开，成漏斗状。
3. 把漏斗状滤纸装入漏斗内，滤纸边要低于漏斗边，向漏斗口内倒一些清水，使浸湿的滤纸与漏斗内壁贴靠，再把余下的清水倒掉，待用。
4. 将装好滤纸的漏斗安放在过滤用的漏斗架上，（如铁架台的圆环上），在漏斗颈下放接纳过滤液的烧杯或试管，并使漏斗颈靠于接纳容器的壁上。
5. 向漏斗里注入需要过滤的液体时，右手持盛液烧杯，左手持玻璃棒，玻璃棒下端靠紧漏斗三层低一面上，使杯口紧贴玻璃棒，待滤液体沿杯口流出，再沿玻璃棒倾斜之势，顺势流入漏斗内，流到漏斗里的液体，液面不能超过漏斗中滤纸的高度。
6. 当液体经过滤纸，沿漏斗颈流下时，要检查一下液体是否沿杯壁顺流而下，注到杯底。否则应该移动烧杯或旋转漏斗，使漏斗与烧杯壁贴牢，就可以使液体顺杯壁下流了。