

通风柜、通风厨、排烟柜、排毒柜、钢制通风柜

产品名称	通风柜、通风厨、排烟柜、排毒柜、钢制通风柜
公司名称	昆山大百科实验室设备工程有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:大百科
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市陆杨富杨路7号
联系电话	86-051257889600 15850370608

产品详情

品牌 大百科

温馨小贴士：1.拨打热线电话0512-57889600询价，下单，我们将竭诚为您服务。

2.点击昆山大百科实验室设备工程有限公司网站：www.dbklab.com,了解更多信息。全钢通风柜材质说明

- 1.柜体：采用1.2mm冷轧钢板机制成型，表面经酸洗、磷化后由epoxy(环氧树脂)粉体烤漆，具有耐高温及耐酸鹵。整体分为上下柜组成，上柜为实验操作空间，附有抽送风装置、电源插座、照明及电源控制开关。下柜为储物箱，附电源箱。
- 2.柜内胆：采用6mm耐酸鹵之理化板。边缘采用不锈钢拉钉衔接，接口处均之以进口硅胶密封。
- 3.透视窗：采用5mm钢化玻璃，平配式组合，平衡部分采用不锈钢钢丝绳包裹pp膜作牵引，具无段式隐蔽性设计。
- 4.操作台面：采用12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱和溶剂、耐高温、抗弯曲、抗裂性、不变形之优良性能。
- 5.导流板：采用6mm耐酸鹵之理化板，由上、中、下三部分组成，由可拆卸式耐酸鹵之pp固定座加以固定。最佳化设计，使气体顺势而被抽走，不留死角。
- 6.照明：40w*1日光灯及开关，工作面达400lux的亮度标准。
- 7.电源：电子触模式控制开关1组，220v多功能电源插座2组。
- 8.抽风系统：采用 200mm-- 250mm之pvc或pp标准风管制作。
- 9.水源：单口低位水龙头1个、pp水杯1套（含pp除臭落水装置）。

通风柜使用说明

- 1.使用前应检查电源，给排水、气体等各种开关及管路是否正常。
- 2.将视窗玻璃门上下拉动，检查是否有异音或沉重感。
- 3.打开照明设备，检查视光源及柜体内部是否正常。
- 4.打开抽风机，约3分钟内，静听运转是否正常。
- 5.依以上顺序检查时，如有问题，请即暂停使用，并通知保养单位处理。
- 6.关机前，抽风机应继续运转几分钟，使柜内废气完全排除。
- 7.使用后应将柜体内外擦拭清洁，并关闭各项开关及视窗。
- 8.视窗平衡滑轮之润滑保养，可由使用单位每半年定期实施即可。
- 9.正常使用情况下，如有任何故障，请即联络本公司，当派员工前往服务。
- 10.本设备经严格品管及调校，请勿自行变更设计，以免影响正常之操作。