

数显干燥工业烤箱

产品名称	数显干燥工业烤箱
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	内胆材质:不锈钢 温控:智能数显 控温精度:1度
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

数显干燥工业烤箱结构说明 本干燥箱由型钢薄板构成，箱体内有一供放置试品和工作室，工作室内有试品搁板，试品可置于其上进行干燥，工作室与箱体外壳有相当厚度的保温层，中以硅棉或珍珠岩作保温材料。箱门间有一玻璃门或观察口，以供观察作室之情况。101型鼓风干燥箱内装有鼓风机，工作室空气借鼓风机促成机械对流。开启排气阀门可使工作室之空气得以更换，获得干燥效果，温度用仪表进行自动控温，控温仪、继电器及全部电气控制设备均装于箱侧控制层内，控制层有侧门可以卸下，以备检察或修理线路时用。

箱内工作室左壁与保温层之间有风道，风装有鼓风风叶及导向板，开启电机开关可使鼓风机工作。电热器装于箱体内工作室下，共分二组即“电源”、“高温”，并有仪表指示灯指示加热工作，绿灯亮表示电热器工作，箱内在加热，绿灯灭红灯亮表示加热停止，即恒温状态。数显干燥工业烤箱使用前准备：

1、该箱安放在室内干燥及水平处，不必使用其他固定装置。2、应在供电线路中安装铁壳闸刀开关一只，供此箱专用，并用比电源线粗一倍之导线作接地线并有效接地。3、

通电前，先检查本箱的电压是否相符，并按总工率换算出电流大小，接上相应规格的电源线。4、待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门，此时即可接上电源，开始工作。5、不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门。按线路逐一检查。如有重大故障时可与本厂及维修点联系。通电后的使用：6、

接上电源后可开启电源加热开关，当所需温度高于150 可开向高温档。否则不必开高温，只需电源档就行，再将控温器旋钮由“O”位顺时针方向旋至所需温度点，此时箱内开始升温，仪表绿灯发亮作指示。同时可开启鼓风开关，使鼓风机开始工作。7、温度升到所需工作温度时绿灯灭红灯亮，在此指示灯交替明灭即为恒温定点。（在恒温点时很可能温度继续上升，此乃余热影响，约半小时后即会稳定），当室内温度稳定时，101A、202A型红色数字显示，读数超出或低于所需温度时，可将旋钮稍作调整，以达到正确程度为止。8、温度恒温后，可根据试验需用，令其作一定时间的恒温。在此过程中，可借箱内控温器自动控温，而不需加以人工管理。9、欲观察工作室试品情况，可开启箱门，借箱内一玻璃门或观察门观察之。但箱门以不常开启为宜，以免影响恒温，并且当温度升到300 时，开启箱门可能会使玻璃门急骤冷却而破裂。10、用户使用该箱时，请同时阅读仪表说明书。

11、随机附件：说明书一份，合同证一份。12、新箱使用时应有湿度可能出现热气蒸发及油漆焦味，此乃恒温漆表面挥发所致，使用一小时后就会消失。