

卓精电子天平秤维修服务

产品名称	卓精电子天平秤维修服务
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	电子天平维修:卓精电子天平维修 电子秤
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

卓精电子天平维修，精密分析天平维修，卓精电子秤维修

卓精电子天平秤维修，传感器，主板，显示板，电源板，通讯接口板，显示屏，电磁传感器，按键板维修，说明书校准

卓精电子天平型号：BSM120.4，BSA220.4，BSM-220.3，BSM320.3，BSM420.3，BSM520.3，BSM620.3，BSM2200.2，BSM3200.2，BSM4200.2，BSM5200.2

常见故障现象：不显示，E 04，不稳定，不准，按键失灵，跳动，无法开机，不能去皮，E 22，无法校准，不能打印

卓精电子天平校正方法 卓精电子天平校正方法介绍

- 1、将秤盘放于水平桌面，水平泡调整水平位置，并将秤盘上的物体全部取下，按下去皮键；
- 2、按住“CAL”键不松手，大约3秒后，进入校准状态，显示器上会显示PLEASE WAITING，然后出现“CAL 砝码值”；
- 3、当显示器显示“砝码值”时，放上相应的砝码，按下校准键，稍后显示砝码重量，即进入称重状态；
- 4、将上述步骤重复三次即可完成校正

制造商实验室秤电子天平售后服务维修校准

特征

* 人性化设计，设计新颖，五面全透明挡风玻璃。

- * 新一代电磁天平称重传感器，保证高精度。
- * 自动故障检测、四点线性校准和过载保护等应用程序。
- * 超大液晶显示屏，操作更清晰舒适。

功能

- * 多种功能保证操作简单可靠，包括自动计数、单位转换（公克拉、金盎司等）、稳定性、满量程、零记忆等。
- * 内置RS232C输出接口，保证直接连接电脑、打印机等外部设备。
- * 内置下称重挂钩，使用方便。

电源，AC110/220V ± 10%，50/60Hz；电源线，无电池。

称重天平系列具有品质和令人惊叹的外观，可为各种应用提供出色的称重性能和可靠性。

分析天平系列具有 3 种不同的型号，容量高达 220g，可读性为 0.1mg (0.0001g)，外壳设计精巧紧凑。

系列的主要特点是：

明亮的蓝色荧光显示屏为天平读数提供出色的照明

用于天平操作的 softTOUCH 键盘 - 无薄膜键盘，并且在施加压力时激活按钮

按钮点亮以提供有关可用功能的指导

标配 RS232 和 USB 连接选项

所有型号均标配内部校准 (SCS)

创新设计的防风罩，可轻松拆卸和重新组装，使其能够放入洗碗机中进行清洁和去污

90mm圆形秤盘

卓精电子秤维修BSM2200.2/BSM-4200.2/L/H/

传感器，主板，校准，标定，卓精电子秤维修，-ADC-，H，L，E11，E12，E22

型号：BSM - 2200.2/3200.2/4200.2/5200.2

秤量和精度：2200G/0.01G

3200G/0.01G;4200G/0.01G

5200G/0.01G ; 6200G/0.01G

秤盘尺寸：18*18CM

整机尺寸：210*280*80MM

电源：电源适配器，交流

传感器：电磁力传感器

产品特点：

- 1、标配RS232接口及USB接口，与电脑链接更安心；
- 2、13个国际单位可以转换；
- 3、赛多利斯级别四级防震；
- 4、单体传感器，提高了可靠性；
- 5、配件高度集成化，便于维护；
- 6、特的直播视窗，满足计算机化这试验的要求；
- 7、本产品可通过机构及第三方机构检定。

错误代码

错误代码在显示屏上大约显示 2 秒，然后程序自动返回到称重状态。

屏幕无法显示，无电源电压，没插电源插头，请检查电源，请将电源插头与电源插座连好

H 超载，请减少称量物，

L 没放秤盘，请将秤盘放好

E10，开机重量错误，请移除托盘上的重物

E11，标定重量错误，请放置砝码进行标定

E12，标定重量不稳，请消除环境中的不稳定因素后再进行标定

E22，称量重量不足，请放上足量重量进行称量

称量范围小于“技术指标”所给出的值，在没放秤盘情况下接通天平，请将秤盘放好，按 [开关键] 重新接通天平

称量结果明显错误，天平没有调校，称量前没有置零，请校准去皮

维修与保养

维修

维修工作只能由接受过培训的人员来做，若由非人员维修，则会给用户带来风险。

清洗

将天平的电源断开，并拔掉天平上的数据连线

不得让液体渗入天平内部

禁止使用任何具有腐蚀性的清洁剂(溶剂类等)

可用沾有中性清洁剂(肥皂水)的湿布来擦洗天平

然后用柔软的干布擦干天平

取下秤盘进行清洁

取秤盘时要注意连同屏蔽环、秤盘支架一同取下，可避免损坏称量系统。

清洁不锈钢表面

所有不锈钢零件需经常进行清洁。取下不锈钢称盘进行彻底清洁。使

用湿布或海绵对天平或秤的不锈钢零件进行清洁。您可使用任何市场上现

有的适于清洁不锈钢制品的清洁剂。先擦拭不锈钢表面，然后对不锈钢称

盘进行彻底清洁，确认残留物已清除，再用湿布或海绵将天平或秤上的不

锈钢零件擦拭一遍，然后让天平或秤风干，如需要，可适当在清洁过的表

面涂上适合的油作为附加保护。

不要使用含碱(腐蚀性)、乙酸、盐酸、刘磺酸或柠檬酸的清洁剂对不锈钢进行清洁。溶剂只能用于不锈钢零件。

卓精电子天平维修，卓精电子秤维修