

# 天驰自充式液氮罐使用方法

产品名称	天驰自充式液氮罐使用方法
公司名称	郑州市郑东新区顺和实验仪器经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天驰 型号:YDZ-15 产地:河南焦作
公司地址	郑州市郑东新区商务内环路10号9层904号（经营场所）
联系电话	15290867549

## 产品详情

### 天驰自充式液氮罐使用方法

不锈钢液氮储存罐，因使用方式与传统液氮罐差异太大，倒不像气相液氮罐总被问与传统液氮罐区别在哪。它有一套自己的工作系统，充装液氮时，可升压也可无压，两种状态切换，那不少用户就好奇了，它的压力要多少才合适呢？

不锈钢液氮储存罐压力多少合适？

那就要看是什么使用方式了！

- 1.如果是给自己加注，也就是进液，是无压力的，因为这个时候无需开启增压阀，且排空阀开启，压力表显示为零。
- 2.如果是给其他液氮容器加注，也就是出液，是有压力的。此时排空阀关闭，缓慢开启增压阀，压力表显示为0.02MPa，打开进/排液阀，会有少量液氮在压力下排出；如果想排液速度更快，调整增压阀至压力表数值为0.05MPa即可。
- 3.如果是静置存放液氮，会将增压阀、排液阀关闭，打开排空阀开启，压力表为零，不锈钢液氮储存罐一样是无压力的。
- 4.如果是短途运输液氮储存罐，阀门状态和静置时一样，同样无压力。

所以，了解了吧，不锈钢液氮储存罐压力多少合适还是要根据其工作状态来确定！