

HS-1500自动组织脱水机

产品名称	HS-1500自动组织脱水机
公司名称	北京德耳斯仪器有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	华速:HS1500 华速:HS3315 华速:HS2000
公司地址	北京市昌平区北清路1号院7号楼11层2单元1111
联系电话	18600755173

产品详情

HS-1500自动组织脱水机功能特点：

机体表面采用APS工程塑料喷涂，强度高、耐腐蚀，线条流畅，外观典雅,易于清洁。采

用进口器件，运行平稳，无噪声，符合人机工程学原理设计。

具有十套可编制程序、该机采用宽大液晶中英文操作系统，富有滚动、触屏的人机对话界

面,确保操的每一步都有提示(在线帮助功能) 全智能化设计，遇异常情况及时判断自动处

理。运行状态显示,模拟动画同步图型显示功能使你的操作过程一目了然.

环保内循环空气净化系统，高效吸附有害气体，采用气体外排装置，密封性好，安全环保。

可任意设置定时开机时间，并自动计算出完成时间,确保在规定的时间内完成工作。方便您在

工作时间达成工作目标.

10-60S可调的沥液时间,以及换缸在缸面沥液.减少您的组织窜液的机会,延长您的药水的

使用时间,并减少您的工作台面的污浊.

0-6次/分的可调搅拌次数,确保您的所有组织浸液更充分,更均匀.

停电保护液缸1-7缸可调,可根据您的工作需要调整您的断电后组织保护缸的位置.

风扇自动控制功能,上缸时全开,下缸时每分钟开10S

照明灯自动控制功能,编程时全开,运行时触动任意键延时2分钟。

无水式内加热，控制精度高

低能耗控制电路,具有断电保护功能。停电后显示屏正常点亮,并有滚动屏提示停电保护状

态。停电后运行时间大于30小时

一次能完成不小于100个组织的脱水处理。

HS-1500自动组织脱水机

技术参数：

缸数：12个（9个药剂缸，第10、11、12缸为熔蜡缸）

单缸容积：1500ml

单缸处理时间：第一缸可在0～99小时内任意设定，其它缸可在0～24小时内任意设

定

温度控制：室温—99 任意设定

生物组织保护缸：1~7缸任意可调

换缸停留沥液时间：10-60S可调的沥液停留时间,并在缸面沥液、抖液

加热控制：在组织进入第2缸后开始自动加热，节省用电。

电源电压：AC220V/50HZ;AC110V/60HZ

功率：800 VA

整机尺寸：1010 × 550 × 420 mm 3

重量：80kg

HS-1500自动组织脱水机