

天驰自增压液氮容器罐安装

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 天驰自增压液氮容器罐安装 |
| 公司名称 | 郑州市郑东新区顺和实验仪器经营部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:天驰 型号:YDZ-15 产地:河南焦作 |
| 公司地址 | 郑州市郑东新区商务内环路10号9层904号（经营场所） |
| 联系电话 | 15290867549 |

产品详情

天驰自增压液氮容器罐安装

液氮罐是用于盛装液氮的低温容器，它的高真空夹层设计，能保证里面液氮温区在-196 左右，绝热性能很好。从而实现贮存、运输生物样本的目的。目前在生物制药实验室、医疗研究机构、畜牧养殖场中用的很多。用户的增多也伴随着新问题出现，很多都是关于新液氮罐的，比如说“新买的液氮罐需要清洗吗”？

事实上，不需要！

新买的液氮罐，初次使用时，只要检查罐子上外壳有没有凹陷、真空排气口是否完好就可以直接使用了！

因为液氮罐出厂发货前，厂家会先做一次质量检测，充入液氮来测试一下液氮罐的真空度有没有问题，测试通过那就直接盖上颈塞发货，全程密封运输不会有异物进入。所以，罐子其实是很干净的，不用担心罐内不干净影响到生物样本的活性。

而且，液氮罐不同于其他容器，里边贮存的液氮遇热会挥发，所以运输路上也不存在盖子打开的情况，只要你收到的新液氮罐没有凹陷、排气口完好那就放心投入使用吧！

