

采样车 600型喷塑 星河

产品名称	采样车 600型喷塑 星河
公司名称	吴江市金家坝星河净化配件加工场
价格	.00/个
规格参数	品牌:星河 型号:600型喷塑
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市汾湖镇金家坝社区滨河北路41号
联系电话	86 0512 63213151 13962540860

产品详情

品牌 星河 型号 600型 喷塑

<p>一、洁净采样车概述： 该产品适用于医药制剂（无菌制剂除外）原材料的采样。根据gmp标准要求，本公司生产的采样车达到万级洁净度，同时使用的电动原件符合gb1497-85（电动安全标准）；符合gb191（包装标准）的规定。可方便地移动到各个仓储区进行原料取样，适用于各种仓储区的环境。该设备洁净度级别最高可达百级，是贯彻gmp第二十六条的必备设备。</p>
<p>二、洁净采样车材质： 洁净采样车主要有冷轧钢板喷塑或烤漆、全不锈钢两种，客户可以根据具体需要选购或定制。</p>
<p>三、洁净采样车命名： 我公司销售的洁净采样车属于有国家专利产品，专利号为zl200430016458,jas-715/1000采样车操作面宽度（操作高度、宽度可根据用户要求加工）。</p>
<p>四、采样车主要性能参数： 1、净化效率：万级2、噪音： 63db(a)3、振动： 3μm(x、y、z三个方向)4、正常工作条件：温度5-40$^{\circ}$c，相对湿度80%，大气压力80-160kpa5、照明： 300lx6、外观：烘漆表面应光亮平整，镀层无起壳、脱落现象；装饰帘子应光滑、垂直，无损伤现象。7、稳定性：四个脚轮在同一平面，不能有一个跛脚。8、脚轮：灵活可靠</p>
<p>五、使用方法： 洁净采样车移至需要采样的地方，固定采样车（刹车）；接通电源，打开电源开关，打开风机开关；风机开始工作，将电压调至适当（一般为220v），待洁净采样车运转15分钟后，放入采样桶；采样结束后，取走采样桶，关掉风机及电源，拔掉电源线，将采样车移到原来的位置。</p>