

气氛保护还原炉 实验室箱式高温电炉

产品名称	气氛保护还原炉 实验室箱式高温电炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	德耐热:室温-1800 DENAIR:30.50段程序升温 上海:非标尺寸定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

1、箱式气氛炉工作环境温度限于0-50 ；使用前需要检查箱体及附件是否齐全，接线端子是否松动。注意是否有断路或漏电现象；电阻丝在使用时如果发现有的发生腐蚀需要更换；当电炉使用或长期停用后再次使用时，必须按照说明书进行一次烘炉干燥，否则易造成炉膛开裂；2、仔细阅读使用说明书及仪表操作说明书；电炉和控制器必须在没有导电尘埃，爆炸性气体的条件下使用；电炉和控制器使用时，均不得超过额定功率，炉温不得超过使用温度；不可在酸、碱、盐等腐蚀性、挥发性气氛中使用；保持炉膛内清洁，对炉内的金属氧化物、熔渣和杂质等应及时清除。装取坩埚时应谨慎，以防碰坏电阻丝；3、待一切准备就绪就可将试样放入坩埚，然后将坩埚放入炉中，关上箱门；4、通电使用；5、在升温及保温过程完成后箱式高温气氛炉开始降温。进入降温程序后，当温度降温到200 以下时方可打开炉门将坩埚取出。