

搅拌器 多功能搅拌机 医药

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 搅拌器 多功能搅拌机 医药 |
| 公司名称 | 常州市华普达教学仪器有限公司 |
| 价格 | 1600.00/台 |
| 规格参数 | 搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:医药 物料类型:液-液 |
| 公司地址 | 中国 江苏 金坛市 南环二路96号 |
| 联系电话 | 0086 0519 82898770 13511661871 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------|---------|--------------------|
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 应用领域 | 医药 |
| 物料类型 | 液-液 | 适用物料 | 油墨 |
| 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 搅拌器 | 型号 | ZWJ-1A |
| 搅拌方式 | 自落式搅拌 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L (L) |

该机选用永流式直流电机，具有增加功能，转速稳，连续可调，噪音小，搅拌棒采用不锈钢制成，耐腐蚀，另配控制箱，可远离工作台操作。

精密电动搅拌器是本企业研制生产的大功率电动搅拌器的基础上改进而成，搅拌棒选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，操作简便，运行平稳，无级调速，小而强有力的马达能在较广的速度范围内对高黏度的液体进行精密稳定的搅拌，特别适合搅拌大体积的样品，是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药、卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的比必备工具。

1. 技术指标：

型号：jj-1

转速：0~2500r/min

定时范围：0~120min（或常开）

调速形式：无级调速(数显测速)

电机功率：100w

电压：220v 50hz

2. 使用维护：

1. 正确放置装液试瓶（或其他器皿）
2. 调整、校准搅拌棒在溶液中的工作深度，并装夹。
3. 接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。
4. 选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
5. 调节调速旋钮，升至所需转速。
6. 工作完毕，将调速旋钮置于最小位置，定时器置“零”关电源开关，切断电源。
7. 将搅拌棒擦拭干净，其上不能有水滴，污垢残留。

精密电动搅拌器是本企业研制生产的大功率电动搅拌器的基础上改进而成，搅拌棒选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，操作简便，运行平稳，无级调速，小而强有力的马达能在较广的速度范围内对高黏度的液体进行精密稳定的搅拌，特别适合搅拌大体积的样品，是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药、卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的比必备工具。

1. 技术指标：

型号：jj-1

转速：0~2500r/min

定时范围：0~120min（或常开）

调速形式：无级调速(数显测速)

电机功率：100w

电压：220v 50hz

2. 使用维护：

1. 正确放置装液试瓶（或其他器皿）
2. 调整、校准搅拌棒在溶液中的工作深度，并装夹。
3. 接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。
4. 选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
5. 调节调速旋钮，升至所需转速。

6. 工作完毕，将调速旋钮置于最小位置，定时器置“零”关电源开关，切断电源。

7. 将搅拌棒擦拭干净，其上不能有水滴，污垢残留。