

提供批发 奥豪斯天平 CP114/110g/0.0001

产品名称	提供批发 奥豪斯天平 CP114/110g/0.0001
公司名称	佛山市正博化工仪器有限公司
价格	9636.00/台
规格参数	类型:其他 品牌:正博化工仪器 型号:定做
公司地址	佛山市禅城区南庄镇南庄大道东商业综合商铺A3栋之8号商铺
联系电话	88727746 13413278858

产品详情

类型	其他	品牌	正博化工仪器
型号	定做	测量范围	所有
测量精度	**	电源电压	咨询卖家 (V)
尺寸	咨询卖家 (mm)	用途	测量

佛山市正博化工仪器有限公司，位于中国佛山市南庄大道南庄陶瓷辅料市场a3-8号，是一家批发及零售各种分析测试仪器、化学试剂、化工原料等产品的一般纳税人单位。公司自2009年还代理了德国汉高表面处理剂、美国奥豪斯测量天平、日本三洋化成聚氨酯原料、日本高压气体瞬间胶等产品。公司本着“诚信，合作，共赢，成长”的理念，愿与各位共同成长发展。竭诚欢迎您的光临！

~产品具体价格请咨询旺旺或致电洽谈~

产品展示

奥豪斯电子天平维护与保养 电子天平使用方法介绍：

1、对电子天平安装室的环境要求

(1)房间应避免阳光直射，最好选择阴面房间或采用遮光办法。

(2)应远离震源，如铁路、公路、震动机等震动机械，无法避免时应采取防震措施。

(3)应远离热源和高强电磁场等环境。

(4)工作室室内温度应恒定，以20℃左右为佳。

(5)工作室室内的相对湿度应在45%~75%之间为最佳。

(6)工作室室内应清洁干净，避免气流的影响。

(7)工作室室内应无腐蚀性气体的影响。

(8)工作台应牢固可靠。

2．安装奥豪斯电子天平前的清洁要求

(1)首先要用毛刷或鹿皮等除去浮土等物。

(2)称量室或靠近磁钢处要用潮湿的绸布等除尘，不要让尘土和脏物落入磁钢中，以免造成分析电子天平的故障。

(3)用潮湿的绒布等将精密电子天平及部件擦拭干净(不宜使用溶剂)。

(4)用干净的鹿皮或绸布等将电子天平及其部件擦拭干净，确保天平的干净。

3．安装电子天平的主要步骤如下：

(1)选择合格的安装室并有合格的安装台。

(2)拆去电子天平外包装，如木箱或纸箱，并将外包装及防震物品收藏好，以备再用。

(3)清点天平主机及零部件是否齐全，外观是否良好。

(4)对天平主机及零部件进行除尘和清洁工作。

(5)安装天平主机，并通过调整天平后底部的水平调整脚，将天平调整至水平状态(可观察天平称量室内的水平装置)。

(6)将电子天平的秤圈、秤盘等活动部件安装到位，有些秤盘需要旋转才能固定好。

(7)松开运输固定螺丝或键钮等止动装置(有些电子天平没有此装置)。

(8)将奥豪斯电子天平的外接电源选择键钮调至当地供电电压档上。

(9)把外接电源、插销插入外接电源插座内，并打开电子天平的电源开关，观察天平的显示是否正常，如正常显示就按说明书的要求进行预热。

4、电子天平操作前的注意事项

(1)电子天平选择的电压档，应与使用处的外接电源电压相符。

(2)电子天平应处于水平状态。

(3)电子天平应按说明书的要求进行预热。

(4)称量易挥发和具有腐蚀性的物品时，要盛放在密闭的容器内，以免腐蚀和损坏电子天平。

(5)天平室内温湿度应恒定，温度应在20℃，湿度亦在50%左右。

(6)对天平进行校正，使其达到最佳状态。

5、操作电子天平的主要步骤

(1)接通电源并预热使天平处于备用状态。

(2)打开天平开关(按操纵杆或开关键),使天平处于零位,否则按去皮键。

(3)放上器皿,读取数值并记录,用手按去皮键清零,使天平重新显示为零。

(4)在器皿内加入样品至显示所需重量时为止,记录读数,如有打印机可按打印键完成。

(5)将器皿连同样品一起拿出。

(6)按天平去皮键清零,以备再用。

6、正确维护电子密度天平应注意的问题

(1)经常保持电子密度天平室内的环境卫生,更要保持天平称量室的清洁,一旦物品撒落应及时小心清除干净。

(2)经常对电子天平进行自校或定期外校,保证天平灵敏度等处于最佳状态。

(3)长期不用天平时,应收藏好。

(4)如果电子天平出现故障,应及时检修,不可带病工作。

(5)操作电子天平不可过载使用,以免损坏天平。

综上所述,从事精密电子天平使用的工作人员,只要考虑和做到以上几个方面,方可有效地提高称量准确度,延长精密电子天平的使用年限,保证产品质量。

分析电子天平具有结构简单、方便实用、称量速度快等特点,目前广泛应用于企业和实验室,用来测定物体的质量。目前国内使用的分析电子天平种类繁多,无论是国产的,还是进口的;无论是大称量的,还是小称量的;无论是精度高的,还是精度低的,其基本构造原理都是相同的。怎样正确安装、使用和维护电子天平,并获得正确的称量结果,是保证产品质量的有效方法之一。

其他产品展示

公司仪器一览表

产品名	规格	单价
220v单头快速机		4,170.00
dfm智能数字测力控制仪		4,500.00
kdm型调温电热器		-
tc-15套式恒温器		-
tda系列温度显示调节仪		-
tm-tooee系列智能双数显调节仪		-
奥豪斯天平	cp114/110g/0.0001	9,636.00
测光仪		4,050.00
测温锥	1310	105.00
测温锥	1330	105.00
测温锥	1350	105.00
测温锥	810	105.00
测温锥	920	105.00
测温锥	940	105.00
测温锥	960	105.00
测温锥	980	105.00
地质标本		-
电动搅拌机	jj-1	690.00
电动胚料抗折仪	dpk-a	11,250.00
电机	101-1型	840.00
电炉	3—13	6,150.00
电炉	pan-3	6,150.00
电热套	500ml	225.00
电子秤	20kg/1g	783.00
电子秤按键		3.00
电子计量秤		-
粉碎机	gt-3a	18,000.00
风速仪		5,280.00
封闭电炉	1500w	120.00
干燥器	300mm	228.00
干燥器	240ml	228.00
干燥器	250ml	228.00
干燥箱	101-1	2,268.00
干燥箱	101-3	2,268.00
干燥箱	202-0	2,268.00
密封式制样机	gt-3a	21,000.00
气体分析仪1904		2,400.00
气体探测器	gc-210型	3,600.00
气体洗瓶		99.00

千斤顶		150.00
球磨机	单头	4,950.00
全玻璃蒸馏器	500ml	90.00