

细胞冻存液配方 苏州博特龙公司

产品名称	细胞冻存液配方 苏州博特龙公司
公司名称	苏州博特龙免疫技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城开发区观塘路1号西交大漕湖科技园C幢810
联系电话	13552826508 13552826508

产品详情

从提高细胞复苏时的存活率。细胞冻存的数量应保证复苏时低温保护剂获得1:10 ~ 1:20的稀释，稀释后的细胞浓度仍高于正常传代的细胞浓度为宜，这是因为当低温保护剂稀释10 ~ 20倍以后，该浓度一般不会对细胞造成毒性损伤。通用细胞冻存液(无血清)主要由培养基、DMSO等组成，细胞冻存液配方，不含血清，是一种经典的无菌冻存液。用于各种哺乳动物原代细胞、传代细胞系、杂交瘤细胞等的冻存。

操作流程

- 1) 收集对数生长期的细胞 (5×10^5 - 1×10^7 个细胞)
- 2) 用1mL该细胞冻存液悬浮细胞，置于冻存管中，不需预冷，直接-80 冷冻保存，也可用液氮快速冷冻细胞
- 3) 用恒温箱或者水浴锅快速复苏细胞

*冷冻细胞必须处于对数生长期

无菌检测**

内毒素：生色底物法

支原体：荧光抗体法

真菌和细菌：依据日本药典

(** : 可索取检验证书)

BAMBANKER? Direct

BAMBANKER

Direct是“无血清型”细胞冻存液。

产品简介：

随着实验室细胞培养的发展，除了原代培养之外，人工开发出来的细胞系的保存越来越重要。

冷冻保存细胞系的优点如下：

- 1、减少基因漂移；
- 2、减缓细胞系的衰老；
- 3、稳定表型；
- 4、减少微生物污染及交叉污染机会等。细胞冷冻的原理在于尽可能降低细胞内的晶体形成，减少细胞内水凝固所形成的高浓度溶质对细胞造成的低温损伤，

细胞冻存液配方-苏州博特龙公司由苏州博特龙免疫技术有限公司提供。苏州博特龙免疫技术有限公司是一家从事“二抗,HRP,Biotin,FITC,AU,PE”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博奥龙/Biodragon AbBox”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博特龙在生物制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！