

# 路博LB-350N恒温恒湿称重系统

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 产品名称 | 路博LB-350N恒温恒湿称重系统                                   |
| 公司名称 | 青岛路博建业环保科技有限公司                                      |
| 价格   | 40000.00/件                                          |
| 规格参数 | 型号:LB-350N<br>控温范围: : 5 ~ 30 °<br>温度波动: ± 0.5 ~ 1.0 |
| 公司地址 | 山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号                       |
| 联系电话 | 0532-58759055 15315009483                           |

## 产品详情

### 一、适用范围

本系统适用于霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养和保存；植物培植，育种试验，酶学，酶工程的研究；生物制品，疫苗，血液和各种标本的保存与试验专用设备。

### 二、结构特点

- 1、内室采用镜面不锈钢制作，半圆弧四角易清洁，箱内搁板间距调。
- 2、微电脑温湿度控制器控温（控湿）\*\*，稳定可靠。
- 3、强迫式循环风道，确保工作室温度均匀。
- 4、风道内安装有加热器、制冷器、去湿器、增湿器、温湿度传感器。
- 5、双层玻璃门观察窗，箱内安装有照明灯，观察方便明了。

### 三、主要技术参数

型号：LB-350N

控温范围：5 ~ 30 °

温度波动：±0.5 ~ 1.0

湿度范围：45~95%RH

湿度波动：±5%RH

消耗功率：1300W

尺寸：1120（长）×710（宽）×1350（高）mm

重量：约120Kg

## 四、产品安装调试

- 1、运输中注意不要在玻璃上用力，也不要碰撞箱体。禁止倒置与大于45°的斜放。
- 2、本设备落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。底部四角安装万向轮，定位后可逆时针方向旋转把手固定仪器。移动仪器前顺时针旋转把手后再行移动仪器！
- 3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器，使用环境温度保持在 10-30 。
- 4、本设备应远离电磁干扰源，并应将设备的接地线有效接地。
- 5、本设备在正常运行时，箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内空气流通、温度均匀。
- 6、电源为AC 220V50HZ，必须使用10A三芯插座，并有可靠接地线，不得擅自使用二芯插座。
- 7、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线。