

厂家供应实验室搅拌机 少量矿样搅拌设备 XJT浸出搅拌机

产品名称	厂家供应实验室搅拌机 少量矿样搅拌设备 XJT浸出搅拌机
公司名称	江西杰斯凯矿山机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:杰斯凯 型号:XJT 产地:江西
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园工业大道16号
联系电话	15207977751

产品详情

用途 XJT型浸出搅拌机适用于地质、冶金、化工等厂矿及科研部门试验室做湿法浸出试验用。

技术性能参数 序号 项目 单位 规格 1 搅拌槽容积 升 1.5 3 5 2 叶轮直径 毫米 31 39 48 3 叶轮转速 转/分 0-2780 4 电机 型号 YS5612 功率 120W 转速 2800 5 外形尺寸 毫米 500×300×550 6 重量 公斤 50 操作说明 1、XJT型浸出搅拌机使用电动机为三相异步电动机，接入电压220伏特，50周波电源使用，安装电源时，要求主轴叶轮顺时针方向旋转，不可逆转，以防叶轮脱落。

2、XJT型浸出搅拌机依据试验条件，要求一般以4台一组使用，并取其参数一致进行工作。

3、XJT型浸出搅拌机由变频器控制调速，主轴可以得到任何转数，从0-2780转/分。

4、根据试验不同，用户需要可配三种不同规格叶轮，31 39 48和三个不同容积的搅拌槽：1500毫升、3000毫升、5000毫升，试验可依据样品量及液固比选用叶轮及搅拌槽。5、浸出试验时，依预先拟定试验条件，先将备浸矿样磨细至所需粒度，放入搅拌槽内，进行调浆达到液固比，然后使搅拌机头部升起，内部有液压杆拖起。这时可将盛有矿浆的搅拌槽放入底座上固定好位置，搅拌机头部回到原来位置。

（更换搅拌槽时按上述要求操作）试验时按启动开关，搅拌机进行搅拌工作，运转正常后随之进行调整矿浆浓度，PH值，及加入浸出药剂，并搅拌即可。

XJT型浸出搅拌机适用于地质、冶金、化工等厂矿及科研部门试验室做湿法浸出试验用。