

BOD测定仪(数显)

产品名称	BOD测定仪(数显)
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	8860.00/件
规格参数	环境温度:0 ~ 20 测定方法: : 压差法 批处理量:每次6份水样
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

一、产品用途：

智能化BOD5测定仪是利用空气压差法进行生化需氧量测定的一种新型仪器，其操作简单，能提供与化学稀释法可比的准确测量结果，读数直观，使用和维护方便。

二、技术参数：

- 1、环境温度：0 ~ 20
- 2、测定方法：压差法
- 3、测量范围：0 ~ 100 ~ 1000mg/L(BOD5值超过测量范围时需要稀释)
- 4、批处理量：每次6份水样

- 5、准确度：符合国标“GB7488-87”标准规定(葡萄糖谷氨酸标液BOD5值在180mg/L ~ 230mg/L范围内)
- 6、显示：从仪器液晶屏幕上可直读出样品BOD5值 (mg/L) 和历史曲线。
- 7、培养温度：20 ± 1
- 8、电源：交流220V , 50HZ.
- 9、主机尺寸：400mm × 270mm × 350mm
- 10、主机重量：5kg
- 11、功耗：仪器5W , 恒温箱300W

主机：在实验时，主机放入培养箱(选配或自备)内，主机内有6只磁力搅拌器，实验过程中它带动培养瓶内的搅拌子对水样进行搅拌，以促进培养瓶内空气中的氧气溶解于样品液中，保证在整个实验过程中，水样中的微生物有足够的溶解氧进行生化反应。

BOD培养瓶：样品放入培养瓶中进行生化培养，该培养瓶经过筛选处理，各台仪器之间一般不可互换，亦不容许用其它类似的瓶代替。

湿度： 80%

生化培养箱为选配件，测BOD必须用到、如不选配，用户需自备。