

干式精细磨磨机实验室矿样研究设备XPM120*3三头研磨机

产品名称	干式精细磨磨机实验室矿样研究设备XPM120*3三头研磨机
公司名称	江西杰斯凯矿山机械有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:杰斯凯 型号:XPM120*3 产地:江西
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园工业大道16号
联系电话	15207977751

产品详情

XPM- 120 × 3型三头研磨机技术参数：型号规格单位XPM- 120 × 3研钵直径mm 120磨头数目个3研棒转速r/min220研钵转速r/min9给料粒度mm-1.5产物粒度mm-0.074每钵处理量g30功率w370外形尺寸mm780 × 750 × 500质量kg105二、安装：本机是由制造工厂装配调试后整机销售的，用户收到本机时应进行必要的检查，主要观察、在运输过程中可能产生的影响。本机安放在有抽风除尘装置的工作台上。本机不需要的基础安装，清理包装油脂，在未接上皮带前接好电源和地线。试开车，使电机按标定的方向运转，以防止电动机反转。电动机反转会使一些连接件松动，或损坏设备。确定电动机运转方向与标定的方向一致后，方可装上电动机皮带进行试车。三、使用：1.装料；将磨头往上抬起靠放在座盖上，拿下研钵上的罩子将待磨物料放入钵体内，罩上罩子，放下磨头。2.研磨；启动电机，顺时针转动离合器手柄，即可合上摩擦离合器，使磨头研钵转动，从而对物料进行研磨。3.卸料；针转动离合器手柄断开摩擦离合器，使研棒和研钵停止运动。抬起磨头，取下钵罩，将接料容器放于接料架的相应位置，转动位于研钵左上方的长手柄使研钵旋转升至接料器上方搁住，用毛刷将研钵内的物料粉末刷入接料容器，卸料完后将研钵复位，重新开始装料。