

降落数值测定仪

产品名称	降落数值测定仪
公司名称	济南科翔实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南历城区华龙路2号
联系电话	086-053186330799

产品详情

降落数值测定仪（淀粉酶活性测定仪、降落值仪）(KX-211)是消化吸收备成样品。国外同类产品的优点，结合国内实际情况研制的测定谷物中淀粉酶活性的专用仪器，可准确判断谷物的发芽损伤程度，适用于谷物，尤其是小麦和小麦粉的测定，是粮食储藏、面粉加工等领域中进行质量检测的必备仪器。集成器制谷物粉（如小麦粉）的悬浮液在沸水浴中迅速糊化，并因其中 α —淀粉酶活性的不同而使糊化物的淀粉不同程度的被液化，液化程度不同，搅拌器在糊化物中下降速度不同，降落值的高低也就表明了相应的 α —淀粉酶活性的差异。降落值愈低表明 α 粉酶的活性愈高。降落值是以搅拌棒在糊化液自由下降一段特定高度所需的秒数来表示的。