

# 高温实验马弗炉

产品名称	高温实验马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝纤维 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

## 产品详情

高温实验马弗炉,高温马弗炉,高温实验炉,1400度 , 1700度

马弗炉使用注意事项：

- 1、马弗炉多次使用或长期停用后再次使用时，必须先烘炉。使用时，炉温不得超过额定温度，以免烧坏电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属。
- 2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%，无导电粉尘、爆炸性气体和腐蚀性气体的地方工作。当含油脂的金属材料需要加热时，大量的挥发性气体会影响和腐蚀电热元件的表面，从而破坏电热元件，缩短其使用寿命。因此，加热时应及时预防，并做好容器密封或适当开孔消除。
- 3、氧化层损坏会缩短加热元件的使用寿命，每次停机都会损坏氧化层，因此开机后应避免停机。
- 4、马弗炉控制器应限制在环境温度0-40 。不要在高温下突然拔出热电偶，以免夹套开裂。
- 5、马弗炉加热时，炉的外护套也会变热。保持炉子远离易燃物，保持炉外散热方便。注意安全，避免。
- 6、使用马弗炉时，要经常维护，防止自动控制失灵造成事故。夜间无人值班时，不得使用电阻炉。
- 7、马弗炉使用后，应切断电源使其自然冷却，不应立即打开炉门。